

Революция Refill

Экономия места до 70%

Экономия материалов до 64%



Революция Refill



Максимальная точность, продуманная конструкция и высочайший уровень чистоты — требования, которые мы предъявляем к своей продукции.

Уже более 45 лет мы производим прецизионные наконечники для пипеток. Благодаря этому опыту, технической компетентности и самому современному производственному оборудованию мы разработали инновационную и гибкую систему Refill нового поколения. Система отвечает вашим потребностям и подходит для ваших областей применения. Система долговечная и ресурсосберегающая, безопасная и надежная.

На следующих страницах вы узнаете о нашей революции Refill. Продуманность всех деталей непременно вас впечатлит. Узнайте о новых функциях и преимуществах и проверьте их на практике!

Ваша команда SARSTEDT

Содержание

Революция Refill	02
Одна система — четыре опции	04
Бокс — универсальность и прочность	06
Упаковка SingleRefill — экологичность и стерильность	08
Упаковка StackPack — экономичность и компактность	10
Полный бокс — легко и просто	12
Пакет — альтернативный вариант по доступной цене	14
Революция Refill — с мыслью об окружающей среде	16
Удобство и апробированное качество	18
Наконечники для пипеток 10 мкл — небольшие и тонкие.	20
Наконечники для пипеток 20 мкл — длинные и высокоточные	22
Наконечники для пипеток 200 мкл — компетентность и эффективность.	24
Наконечники для пипеток 300 мкл — гибкость и компактность	26
Наконечники для пипеток 1000 мкл — надежные и разнообразные.	28
Наконечники для пипеток 1250 мкл — удлиненные и универсальные	30



**Максимальная
Точность**



**45 лет
опыта**



**Техническая
компетентность**



**Сбережение
ресурсов**

Одна система — четыре опции

Экономит до 70% от объёма отходов

Бокс

Пипетирование является основным действием в любой лаборатории. Усовершенствованный бокс для наконечников SARSTEDT представляет собой универсальное и надежное решение и является центральным элементом нашей новой системы наконечников для пипеток. Благодаря стойкой лазерной маркировке на каждом лотке вы можете надежно, удобно и быстро считать такую важную информацию, как объем, номер партии и срок годности. Бокс является центральным элементом нашей системы наконечников.

Стр. 6



Упаковка SingleRefill

Экологичность является требованием современного общества. Благодаря новой упаковке SingleRefill теперь вы можете легко пополнять наконечники с фильтром, сберегая ресурсы. Закрытая конструкция защищает наконечники для пипеток от загрязнений, обеспечивая гигиеничное и экологичное пополнение. SingleRefill — это решение для вашей современной лаборатории.

Стр. 8



Упаковка StackPack

Высокий поток образцов требует эффективного подхода. Упаковка StackPack уже много лет является оптимальным решением в работе с большим количеством наконечников. В один прием можно переложить отдельные лотки в бокс. Благодаря компактной и устойчивой конструкции упаковки вы можете работать с наконечниками непосредственно из StackPack. StackPack — это инновация для эффективной работы.

Стр. 10



Пакет

Максимальная гибкость необходима в работе. Пакеты SARSTEDT представляют собой недорогую альтернативу другим видам упаковки. Благодаря привычной застежке вы можете гигиеничным образом открывать и снова закрывать пакет. Дополнительная защитная пленка для контроля целостности дает вам гарантию отсутствия загрязнений наконечников перед использованием. Пакет является выгодным решением для гибкой организации процессов.

Стр. 14



Бокс

универсальность и прочность



Центральный элемент. Надежность. Удобство.

Универсальные возможности

Прочный бокс является универсальным инструментом в вашей лаборатории. Вы предпочитаете работать непосредственно с предварительно наполненным боксом? Вам нравится использовать экологичные системы пополнения? Или хотите самостоятельно устанавливать наконечники? Бокс будет основой для любого принципа работы.



Экономия места благодаря штабелированию

Специально адаптированная конструкция крышки и нижней части позволяет легко штабелировать боксы. Новые компактные и устойчивые боксы идеально подходят для хранения наконечников.



Надежное закрывание

Благодаря идеальному механизму замка бокс является надежным повседневным помощником. Он плотно закрывается и выдерживает жесткие условия транспортировки, хранения и автоклавирования.



Совет

Боксы скользят на гладких поверхностях? Тогда попробуйте использовать наши резиновые ножки, предлагаемые отдельно! Просто прикрепите их с нижней стороны бокса, чтобы обеспечить максимальное сцепление с поверхностью любого лабораторного стола.



SingleRefill

экологичность и стерильность



Долговечность. Защита. Гигиеничность.


Максимальная защита

Оптимальное соединение нижней части и крышки обеспечивает полную защиту наконечников от загрязнений — в том числе после извлечения из пленочной упаковки. Это позволяет очень легко перемещать упаковку SingleRefill в бокс, обеспечивая максимальную гигиеничность и безопасность.



Высочайший уровень чистоты

Высокогигиеничная система пополнения прекрасно подходит для максимально ответственных задач. Теперь вы можете легко пополнять бокс даже наконечниками с фильтром — в том числе нашего максимального стандарта чистоты Biosphere® plus!

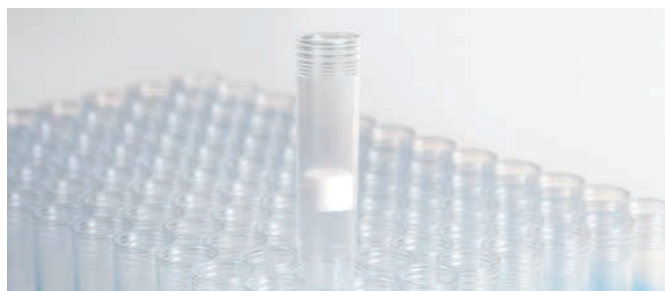

Бескомпромиссная экологичность

Для производства этой инновационной конструкции требуется до 41 % меньше материалов, чем для бокса. Легкость конструкции позволяет экономить энергию и ресурсы. Все детали SingleRefill штабелируются для утилизации — это позволяет минимизировать количество отходов при максимальной чистоте!



Совет

Объем, партия, срок годности — благодаря стойкой лазерной маркировке на каждом лотке эта важная информация не потеряется даже при установке в бокс! А известный и хорошо зарекомендовавший себя цветовой код объема поможет сразу найти нужный наконечник.



StackPack

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И КОМПАКТНОСТЬ



Эффективность. Устойчивость. Экономичность.

Экономичная штабельная упаковка

Продуманная система вмещает до 480 наконечников — и это при высоте всего двух боксов. В результате вы экономите 70% места на площади одного бокса!



Стабильная защита

Рамки по периметру защищают наконечники от загрязнений и составляют надежную основу упаковки StackPack. Благодаря четко обозначенным точкам нажима с боковых сторон брать отдельные лотки предельно просто.



Исключительная защита от опрокидывания

Прочная фиксация лотков друг под другом защищает StackPack даже при небольших повседневных происшествиях. Благодаря исключительной устойчивости упаковка переносит опрокидывания и падения.



Совет

Большой поток и много наконечников — не проблема! Просто берите наконечники прямо из StackPack. Благодаря стабильности и прочным рамкам StackPack всегда сохраняет устойчивость.



Полный бокс

легко и просто



Бокс — удаление пустого лотка



Надавить на боковые зажимы.



Приподнять лоток ...



... и извлечь для утилизации.

Установка SingleRefill



Вставить заполненный SingleRefill в бокс.



Зафиксировать легким нажатием.



Снять крышку и продолжить работу.

Заполнение из StackPack



Надавить на точки нажима спереди и сзади.



Приподнять и извлечь.



Вставить в бокс и зафиксировать до щелчка. Снять крышку и продолжить работу.

Пакет

альтернативный вариант
по доступной цене



Гигиеничность. Выгода. Гибкость.

Удобное закрывание

Прочный пакет можно гигиеничным образом закрывать повторно. Это позволяет вручную пополнять боксы с наконечниками по мере необходимости.



Надёжное запечатывание

Дополнительная защитная плёнка для контроля целостности дает вам уверенность в том, что до самого момента использования наконечники не содержат ДНК, ДН-азы, РН-азы и ПЦР-ингибиторов.



Цветные варианты

Желтый и голубой цвет наконечников для пипеток на 200 мкл и 1000 мкл позволяет быстро идентифицировать эти наконечники!



Совет

При пополнении наконечниками из пакета этикетки удаляются с крышки бокса без следов. Таким образом, бокс служит универсальным контейнером для любого варианта наконечников.

Революция Refill

с мыслью об окружающей среде



Ваш выбор!

При выборе подходящей системы вы сохраняете гибкие возможности. Вы можете выбрать любые из наших практичных наконечников согласно своим условиям и пожеланиям, с учетом требований экологичности и экономии!

Экономия энергии

Наша система боксов объединяет в себе высокую надежность и минимальный расход материалов. Продуманная конструкция экономит пластик — и тем самым электроэнергию в процессе производства!



Экономия места

В StackPack для 480 наконечников требуется столько же места, сколько для 192 в двух боксах. Это экономит место и оптимизирует логистику — и тем самым снижает расход топлива на транспортировку!




Сбережение ресурсов

Для изготовления StackPack с его идеальной упаковкой требуется до 64% меньше материалов, чем для бокса. В результате экономятся ресурсы и сводится к минимуму расход пластика!



Уменьшение отходов

После использования отдельные компоненты системы боксов можно вставить друг в друга. Это позволяет сократить объем утилизации, что означает уменьшение количества отходов!

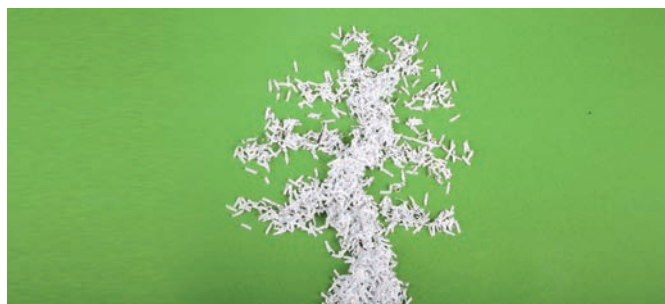

What's next

Наше сырье — ценное и воспроизводимое*



Точные наконечники для пипеток, упакованные в удобную и продуманную систему, будут незаменимы в вашей лаборатории. Но что делать с коробками, лотками и другими упаковочными материалами, когда они вам больше не нужны?

Приложив немного усилий, вы теперь можете экономить ресурсы, сокращать количество отходов и обеспечивать вторичное использование ценного пластика!

Почему?

Наши наконечники для пипеток и их упаковка изготовлены из высококачественного чистого пластика. Для направления на утилизацию трудоемкая сортировка отходов не требуется. Материалы можно легко перерабатывать и повторно использовать для изготовления новой продукции. Такое использование материалов является экологичным и ресурсосберегающим!

Что?

Для упаковки наконечников для пипеток мы используем дорогостоящие упаковочные материалы. Наша программа утилизации направлена специально на их вторичную переработку. В сотрудничестве с нашими партнерами по логистике мы сначала централизованно собираем внешнюю упаковку. Затем пластик транспортируется в местную утилизационную компанию и перерабатывается там. Затем мы используем полученный регранулят для изготовления новой продукции.

Как?

Все необходимые шаги по успешной утилизации мы берем на себя! Просто сложите отдельные компоненты бокса или упаковки SingleRefill или StackPack вместе, чтобы сэкономить место, и упакуйте их в подходящую картонную коробку. Приложите форму подтверждения безвредности* и попросите нас бесплатно забрать посылку. Так вы можете легко помочь в сохранении ценного сырья! beauftragen Sie bei uns eine kostenfreie Abholung des Pakets. So einfach helfen Sie mit, wertvolle Rohstoffe einzusparen!

* Актуальное состояние программы утилизации What's Next в своей стране вы можете узнать у сотрудника SARSTEDT.

Удобство и апробированное качество



Разнообразие

Наши наконечники для пипеток столь же разнообразны, как и области их применения. Вы можете выбрать наконечники с фильтром, наконечники Low Retention или наконечники без фильтра. Вы гарантированно найдете у нас наконечники оптимальной длины и формы для любого применения.

Сертификация

Каждая партия проходит тщательную проверку размеров, визуальный и функциональный контроль. Соблюдение предельных значений стандартов Biosphere® plus и PCR Performance Tested подтверждается независимой лабораторией. Этот процесс проверки и сертификации задокументирован в наших сертификатах партий.

Соответствие

Возможность использования наконечников для пипеток, соответствующих международному стандарту контроля ISO 8655-2, особенно важна для сертифицированных, аккредитованных и GMP-лабораторий. Наши сертификаты соответствия подтверждают регулярную проверку выполнения требований стандарта.

Регистрация

Наконечники SARSTEDT имеют маркировку соответствия требованиям CE и допуск в качестве средства диагностики in vitro. Они могут применяться для анализа образцов проб в диагностических целях.

Совместимость

Наконечники SARSTEDT обладают универсальной совместимостью с пипетками ведущих изготовителей. С ними вы легко сможете использовать в лаборатории несколько типов пипеток.

Сертификация и надежность

Бескомпромиссное серийное качество.


В боксе, упаковке SingleRefill и StackPack или пакете — все новые наконечники SARSTEDT сертифицированы по стандарту PCR Performance Tested и поэтому могут применяться для любых задач анализа ДНК и РНК.



Повышенная надёжность

Теперь также в новой упаковке SingleRefill.

Новая упаковка SingleRefill, отвечающая стандарту Biosphere® plus, сочетает в себе выдающуюся чистоту наконечников SARSTEDT с удобной и экономичной системой боксов.

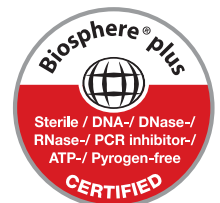

Наконечники для пипеток 10 мкл

небольшие и тонкие



Точные DE-M

Благодаря своему небольшому размеру и поэтому незначительному объему воздушной подушки (мёртвый объём) наконечники для пипеток 10 мкл подходят для точного пипетирования самых малых объемов жидкости.

Инновационные

Благодаря новой продуманной системе упаковки наконечники подходят для любого применения. Наша система отвечает вашим потребностям. Для работы в сверхчистых условиях с SingleRefill, при высоком потоке с StackPack или просто с заполненным боксом — подходящее решение найдется для любой задачи.



Информация для заказа

Об	Кат. №	Фильтр	Фильтр	Чистота	Исполнение	Упаковка	Шт. в коробке
10 µl	70.3010.275	Наконечник с фильтром Low Retention, 10 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бокс	+		Low Retention		1 920
	70.3010.375	Наконечник с фильтром Low Retention, 10 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	+		Low Retention		1 920
	70.3010.285	Наконечник с фильтром Low Retention, 2,5 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бокс	+		Low Retention		1 920
	70.3010.385	Наконечник с фильтром Low Retention, 2,5 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	+		Low Retention		1 920
	70.3010.255	Наконечник с фильтром, 10 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бокс	+		Стандартный		1 920
	70.3010.355	Наконечник с фильтром, 10 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	+		Стандартный		1 920
	70.3010.265	Наконечник с фильтром, 2,5 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бокс	+		Стандартный		1 920
	70.3010.365	Наконечник с фильтром, 2,5 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	+		Стандартный		1 920
	70.3010.205	Наконечник для пипеток, 10 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бокс	-		Стандартный		1 920
	70.3010.305	Наконечник для пипеток, 10 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	-		Стандартный		1 920
	70.3010.210	Наконечник для пипеток Low Retention, 10 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 96 шт./бокс	-		Low Retention		1 920
	70.3010.110	Наконечник для пипеток Low Retention, 10 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 5 x 96 шт./ StackPack	-		Low Retention		1 920
	70.3010.200	Наконечник для пипеток, 10 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 96 шт./бокс	-		Стандартный		1 920
	70.3010.100	Наконечник для пипеток, 10 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 5 x 96 шт./ StackPack	-		Стандартный		1 920
	70.3010	Наконечник для пипеток, 10 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 1000 шт./пакет	-		Стандартный		10 000

Совет

Идентификация с одного взгляда! Помимо известного цветового кода лотков, основная информация о наконечниках теперь нанесена непосредственно на каждый лоток.

Наконечники для пипеток 20 мкл

длинные и высокоточные



Надежность DE-M

Прекрасно зарекомендовавший себя дизайн наконечников в нашей новой, инновационной системе боксов объединяет в себе привычную форму и революционные возможности в работе. Точность и надежность работы наших наконечников с вашими пипетками подтверждаются испытаниями на соответствие международному стандарту ISO 8655-2.

Точное соответствие потребностям

Благодаря высокоточным и универсальным наконечникам вы можете сами решать, какие пипетки вы хотите использовать. Наши наконечники идеально подходят для всех распространенных типов пипеток. Просто посмотрите на сайте www.sarstedt.com, какой наконечник подходит для вашей пипетки!



Информация для заказа




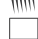





























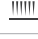











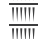








Об	Кат. №	Фильтр	Фильтр	Чистота	Исполнение	Упаковка	Шт. в коробке
20 µl	70.3020.275	Наконечник с фильтром Low Retention, 20 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бок	+		Low Retention		1 920
	70.3020.375	Наконечник с фильтром Low Retention, 20 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	+		Low Retention		1 920
	70.3020.255	Наконечник с фильтром, 20 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бок	+		Стандартный		1 920
	70.3020.355	Наконечник с фильтром, 20 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	+		Стандартный		1 920
	70.3020.205	Наконечник для пипеток, 20 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бок	-		Стандартный		1 920
	70.3020.305	Наконечник для пипеток, 20 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	-		Стандартный		1 920
	70.3020.210	Наконечник для пипеток Low Retention, 20 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 96 шт./бок	-		Low Retention		1 920
	70.3020.110	Наконечник для пипеток Low Retention, 20 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 5 x 96 шт./StackPack	-		Low Retention		1 920
	70.3020.200	Наконечник для пипеток, 20 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 96 шт./бок	-		Стандартный		1 920
	70.3020.100	Наконечник для пипеток, 20 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 5 x 96 шт./StackPack	-		Стандартный		1 920
70.3020	Наконечник для пипеток, 20 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 1000 шт./пакет	-		Стандартный		10 000	

Наконечники для пипеток 200 мкл

компетентность и эффективность



Информация для заказа

Об	Кат. №	Фильтр	Фильтр	Чистота	Исполнение	Упаковка	Шт. в коробке
	70.3030.275	Наконечник с фильтром Low Retention, 100 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бок	+		Low Retention		1 920
	70.3030.375	Наконечник с фильтром Low Retention, 100 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	+		Low Retention		1 920
	70.3031.275	Наконечник с фильтром Low Retention, 200 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бок	+		Low Retention		1 920
	70.3031.375	Наконечник с фильтром Low Retention, 200 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	+		Low Retention		1 920
	70.3030.285	Наконечник с фильтром Low Retention, 20 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бок	+		Low Retention		1 920
	70.3030.385	Наконечник с фильтром Low Retention, 20 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	+		Low Retention		1 920
	70.3030.255	Наконечник с фильтром, 100 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бок	+		Стандартный		1 920
	70.3030.355	Наконечник с фильтром, 100 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	+		Стандартный		1 920
	70.3031.255	Наконечник с фильтром, 200 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бок	+		Стандартный		1 920
	70.3031.355	Наконечник с фильтром, 200 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	+		Стандартный		1 920
	70.3030.265	Наконечник с фильтром, 20 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бок	+		Стандартный		1 920
	70.3030.365	Наконечник с фильтром, 20 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	+		Стандартный		1 920
	70.3030.205	Наконечник для пипеток, 200 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бок	-		Стандартный		1 920
	70.3030.305	Наконечник для пипеток, 200 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	-		Стандартный		1 920
200 µl	70.3031.205	Наконечник для пипеток, 250 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бок	-		Стандартный		1 920
	70.3031.305	Наконечник для пипеток, 250 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	-		Стандартный		1 920
	70.3030.210	Наконечник для пипеток Low Retention, 200 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 96 шт./бок	-		Low Retention		1 920
	70.3030.110	Наконечник для пипеток Low Retention, 200 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 5 x 96 шт./StackPack	-		Low Retention		1 920
	70.3031.210	Наконечник для пипеток Low Retention, 250 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 96 шт./бок	-		Low Retention		1 920
	70.3031.110	Наконечник для пипеток Low Retention, 250 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 5 x 96 шт./StackPack	-		Low Retention		1 920
	70.3030.200	Наконечник для пипеток, 200 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 96 шт./бок	-		Стандартный		1 920
	70.3030.100	Наконечник для пипеток, 200 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 5 x 96 шт./StackPack	-		Стандартный		1 920
	70.3031.200	Наконечник для пипеток, 250 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 96 шт./бок	-		Стандартный		1 920
	70.3031.100	Наконечник для пипеток, 250 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 5 x 96 шт./StackPack	-		Стандартный		1 920
	70.3031	Наконечник для пипеток, 200 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 1 000 шт./пакет	-		Стандартный		10 000
	70.3030	Наконечник для пипеток, 200 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 1 000 шт./пакет	-		Стандартный		10 000
	70.3030.020	Наконечник для пипеток, 200 мкл, PCR Performance Tested, желтый, 1000 шт./пакет	-		Стандартный		10 000

Наконечники для пипеток 300 мкл

гибкость и компактность



Эргономичность

Наш новый сверхтонкий наконечник легко проникает в любые стандартные пробирки, резьбовые микропробирки и небольшие пробирки, не касаясь их стенок. При длине 60 мм он доходит до дна сосуда и делает пипетирование простым и безопасным. Вы можете легко контролировать объем с помощью четких колец уровня заполнения.



Инновационные

Благодаря новой продуманной системе упаковки наконечники подходят для любого применения. Наша система отвечает вашим потребностям. Для работы в сверхчистых условиях с SingleRefill, при высоком потоке с StackPack или просто с заполненным боксом — подходящее решение найдется для любой задачи.



Информация для заказа

Об	Кат. №	Фильтр	Фильтр	Чистота	Исполнение	Упаковка	Шт. в коробке
300 µl	70.3040.275	Наконечник с фильтром Low Retention, 300 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бок	+		Low Retention		1 920
	70.3040.375	Наконечник с фильтром Low Retention, 300 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	+		Low Retention		1 920
	70.3040.255	Наконечник с фильтром, 300 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бок	+		Стандартный		1 920
	70.3040.355	Наконечник с фильтром, 300 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	+		Стандартный		1 920
	70.3040.205	Наконечник для пипеток, 300 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бок	-		Стандартный		1 920
	70.3040.305	Наконечник для пипеток, 300 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	-		Стандартный		1 920
	70.3040.210	Наконечник для пипеток Low Retention, 300 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 96 шт./бок	-		Low Retention		1 920
	70.3040.110	Наконечник для пипеток Low Retention, 300 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 5 x 96 шт./StackPack	-		Low Retention		1 920
	70.3040.200	Наконечник для пипеток, 300 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 96 шт./бок	-		Стандартный		1 920
	70.3040.100	Наконечник для пипеток, 300 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 5 x 96 шт./StackPack	-		Стандартный		1 920
	70.3040	Наконечник для пипеток, 300 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 1000 шт./пакет	-		Стандартный		10 000

Совет

Вы работаете с особо вязкими или ценными веществами? Тогда протестируйте наши наконечники Low Retention, чтобы оптимизировать процесс извлечения проб!

Наконечники для пипеток 1000 мкл

надежные и разнообразные



Универсальные

Бесцветные, синие, электропроводящие, в пакете, в боксе, SingleRefill или StackPack — наконечники на 1000 мкл являются универсальным решением. Разумеется, они также предлагаются в особо чистом исполнении Biosphere® plus и исполнении Low Retention!

Расширенные возможности

Возможностей бокса и пакета бывает недостаточно, поэтому наконечник на 1000 мкл теперь также предлагается в дизайне StackPack. Это решение обеспечивает возможность быстрой обработки непосредственно из StackPack и простоту пополнения. Вам особенно важна защита наконечников и максимальная степень чистоты? Тогда попробуйте наши наконечники в упаковке SingleRefill!



Информация для заказа


Об	Кат. №	Фильтр	Фильтр	Чистота	Исполнение	Упаковка	Шт. в коробке
1.000 µl	70.3050.275	Наконечник с фильтром Low Retention, 1000 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бокс	+		Low Retention		1 920
	70.3050.375	Наконечник с фильтром Low Retention, 1000 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	+		Low Retention		1 920
	70.3050.255	Наконечник с фильтром, 1000 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бокс	+		Стандартный		1 920
	70.3050.355	Наконечник с фильтром, 1000 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	+		Стандартный		1 920
	70.3050.205	Наконечник для пипеток, 1000 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бокс	-		Стандартный		1 920
	70.3050.305	Наконечник для пипеток, 1000 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	-		Стандартный		1 920
	70.3050.210	Наконечник для пипеток Low Retention, 1000 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 96 шт./бокс	-		Low Retention		1 920
	70.3050.110	Наконечник для пипеток Low Retention, 1000 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 5x 96 шт./StackPack	-		Low Retention		1 920
	70.3050.200	Наконечник для пипеток, 1000 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 96 шт./бокс	-		Стандартный		1 920
	70.3050.100	Наконечник для пипеток, 1000 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 5 x 96 шт. / StackPack	-		Стандартный		1 920
	70.3050	Наконечник для пипеток, 1000 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 500 шт./пакет	-		Стандартный		5 000
	70.3050.020	Наконечник для пипеток, 1000 мкл, PCR Performance Tested, синий, 500 шт./пакет	-		Farbvariante		5 000
	70.3050.030	Электропроводящий наконечник для пипеток, 1000 мкл, PCR Performance Tested, черный, 500 шт./пакет	-		Leitfähig		5 000

Совет

Идентификация с одного взгляда! Помимо известного цветового кода лотков, основная информация о наконечниках теперь нанесена непосредственно на каждый лоток.

Наконечники для пипеток 1250 мкл

удлиненные и универсальные

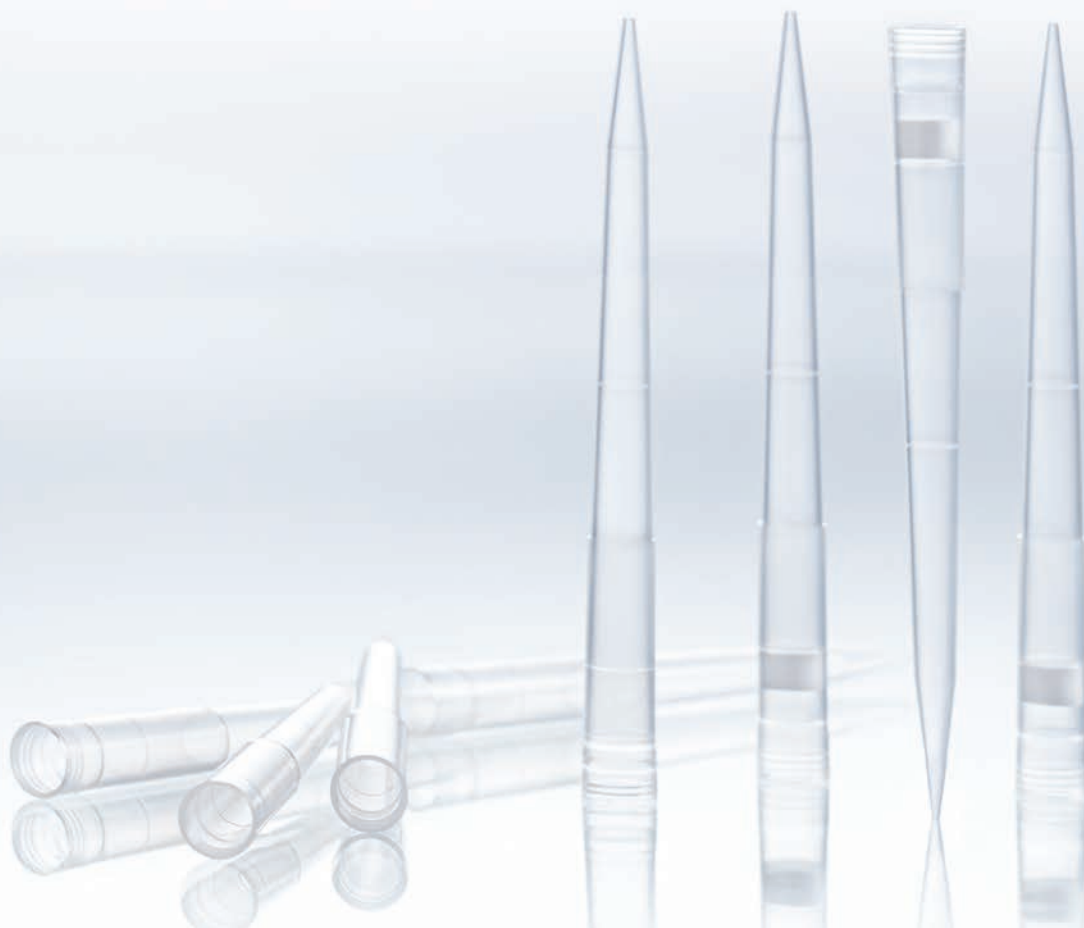

Передовые

Высокопрозрачный материал, четкие отметки уровня, оптимальная совместимость с многоканальными пипетками, идеальная посадка — все это соединяется в нашем новом удлиненном наконечнике. Он отличается высокой точностью и удобством работы с многоканальными и одноканальными пипетками.

Инновационные

Благодаря новой продуманной системе упаковки наконечники подходят для любого применения. Наша система отвечает вашим потребностям. Для работы в сверхчистых условиях с SingleRefill, при высоком потоке с StackPack или просто с заполненным боксом — подходящее решение найдется для любой задачи.



Информация для заказа

Об	Кат. №	Фильтр	Фильтр	Чистота	Исполнение	Упаковка	Шт. в коробке
1.250 µl	70.3060.275	Наконечник с фильтром Low Retention, 1000 мкл*, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бокс	+		Low Retention		1 920
	70.3060.375	Наконечник с фильтром Low Retention, 1000 мкл*, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	+		Low Retention		1 920
	70.3060.255	Наконечник с фильтром, 1000 мкл*, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бокс	+		Стандартный		1 920
	70.3060.355	Наконечник с фильтром, 1000 мкл*, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	+		Стандартный		1 920
	70.3060.205	Наконечник для пипеток, 1250 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./бокс	-		Стандартный		1 920
	70.3060.305	Наконечник для пипеток, 1250 мкл, Biosphere® plus, прозрачный, 96 шт./SingleRefill	-		Стандартный		1 920
	70.3060.210	Наконечник для пипеток Low Retention, 1250 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 96 шт./бокс	-		Low Retention		1 920
	70.3060.110	Наконечник для пипеток Low Retention, 1250 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 5x 96 шт. / StackPack	-		Low Retention		1 920
	70.3060.200	Наконечник для пипеток, 1250 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 96 шт./бокс	-		Стандартный		1 920
	70.3060.100	Наконечник для пипеток, 1250 мкл, PCR Performance Tested, прозрачный, 5x 96 шт. / StackPack	-		Стандартный		1 920
70.3060	Наконечник для пипеток, 1250 мкл, PCR Performance Tested, 500 шт./пакет	-		Стандартный		5 000	

Совет

Наконечники SARSTEDT, подходящие к вашим пипеткам, можно легко и удобно подобрать по нашей онлайн-таблице совместимости на сайте www.sarstedt.com.

Таблица совместимости — наконечники для пипеток

			Пипетки SARSTEDT						Пипетки Eppendorf®																
			0,1–2 µl	0,5–10 µl	2–20 µl	10–100 µl	10–200 µl	100–1.000 µl	0,5–10 µl MC	20–200 µl MC	40–300 µl MC	0,1–2,5 µl	0,5–10 µl	2–20 µl	2–20 µl	10–100 µl	50–200 µl	100–1.000 µl	0,1–2,5 µl	0,5–10 µl	2–20 µl	10–100 µl	20–200 µl	30–300 µl MC	
Наконечники для пипеток с фильтром			Sarpette® M						Sarpette® M 8/ Sarpette® M 12			Eppendorf Reference®			Eppendorf Research®										
2,5 µl		70.3010.265 70.3010.285	70.3010.365 70.3010.385	●	●				● 2,5		●	● 2,5	● 2,5						●	● 2,5					
10 µl		70.3010.255 70.3010.275	70.3010.355 70.3010.375	●	●				●			●	● 10						×	●					
20 µl		70.3020.255 70.3020.275	70.3020.355 70.3020.375	●	●							●	●	●					●	●					
20 µl		70.3030.265 70.3030.285	70.3030.365 70.3030.385		●	20	×		×			●	20	20						×	20	20	×		
100 µl		70.3030.255 70.3030.275	70.3030.355 70.3030.375		×	●	100		●	●		●	●	100						●	●	100	×		
200 µl		70.3031.255 70.3031.275	70.3031.355 70.3031.375		×	×	●		●	●			×	×	●					×	×	●	×		
300 µl		70.3040.255 70.3040.275	70.3040.355 70.3040.375		×	×	●		●	●			×	×	●					×	×	●	●		
1 000 µl		70.3050.255 70.3050.275	70.3050.355 70.3050.375					●															●		
1 000 µl		70.3060.255 70.3060.275	70.3060.355 70.3060.375					●															●		
Наконечники для пипеток без фильтра			Sarpette® M						Sarpette® M 8/ Sarpette® M 12			Eppendorf Reference®			Eppendorf Research®										
10 µl		70.3010 70.3010.200 70.3010.210 70.3010.205	70.3010.305 70.3010.100 70.3010.110	●	●							●	●	●					●	●					
20 µl		70.3020 70.3020.200 70.3020.205 70.3020.305	70.3020.210 70.3020.100 70.3020.110	●	●							●	●	●					×	●					
200 µl		70.3030 70.3030.020 70.3030.200 70.3030.205	70.3030.305 70.3030.210 70.3030.100 70.3030.110		●	●	●		●	●		●	●	●						●	●	●	×		
250 µl		70.3031 70.3031.020 70.3031.200 70.3030.205	70.3031.305 70.3031.210 70.3031.100 70.3031.110		×	×	●		●	●		●	●	●								●	×		
300 µl		70.3040 70.3040.100 70.3040.110 70.3040.200	70.3040.205 70.3040.210 70.3040.305		×	●	●		●	●			×	×	●					×	×	●	●		
1 000 µl		70.3050 70.3050.020 70.3050.030 70.3050.100 70.3050.110	70.3050.200 70.3050.205 70.3050.210 70.3050.305					●															●		
1 250 µl		70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200	70.3060.205 70.3060.210 70.3060.305					●															●		

● = совместимо
 10 = ограниченный объем пипетирования
 × = не рекомендуется
 ■ = испытания не проводились
 MC = многоканальная пипетка

В ходе технических изменений производители могут модифицировать конусы пипеток. В связи с этим наши рекомендации по совместимости являются лишь ориентировочными. При необходимости мы готовы предоставить вам бесплатные образцы наших наконечников, чтобы вы могли убедиться в их свойствах и совместимости с вашими пипетками.

Таблица совместимости — наконечники для пипеток

		Пипетки Gilson®										Biohit-Sartorius® Пипетки													
		P2/U2 0,2–2 µl	P10/U10 0,1–10 µl	C8/C12 1–10 µl	P20/U20 2–20 µl	P100/U100 20–100 µl	P200/U200 20–200 µl	U8 20–300 µl	P1.000/U3.000 200–1.000 µl	P5.000/U5.000 1.000–5.000 µl	P10/U10 1–10 ml	0,5–10 µl	0,5–10 µl MC	2–20 µl	10–100 µl	20–200 µl	30–300 µl MC	100–1.000 µl	100–5.000 µl	0,1–2,5 µl	0,5–10 µl	5–50 µl	5–50 µl MC	20–200 µl	
Наконечники для пипеток с фильтром																									
2,5 µl		70.3010.265	70.3010.365	70.3010.285	70.3010.385																				
10 µl		70.3010.255	70.3010.355	70.3010.275	70.3010.375																				
20 µl		70.3020.255	70.3020.355	70.3020.275	70.3020.375																				
20 µl		70.3030.265	70.3030.365	70.3030.285	70.3030.385																				
100 µl		70.3030.255	70.3030.355	70.3030.275	70.3030.375																				
200 µl		70.3031.255	70.3031.355	70.3031.275	70.3031.375																				
300 µl		70.3040.255	70.3040.355	70.3040.275	70.3040.375																				
1 000 µl		70.3050.255	70.3050.355	70.3050.275	70.3050.375																				
1 000 µl		70.3060.255	70.3060.355	70.3060.275	70.3060.375																				
Наконечники для пипеток без фильтра																									
10 µl		70.3010	70.3010.305	70.3010.200	70.3010.100	70.3010.210	70.3010.110	70.3010.205	70.3010.110																
20 µl		70.3020	70.3020.210	70.3020.200	70.3020.100	70.3020.205	70.3020.110	70.3020.305	70.3020.110																
200 µl		70.3030	70.3030.305	70.3030.020	70.3030.210	70.3030.200	70.3030.100	70.3030.205	70.3030.110																
250 µl		70.3031	70.3031.305	70.3031.020	70.3031.210	70.3031.200	70.3031.100	70.3030.205	70.3031.110																
300 µl		70.3040	70.3040.205	70.3040.100	70.3040.210	70.3040.110	70.3040.305	70.3040.200	70.3040.305																
1 000 µl		70.3050	70.3050.200	70.3050.020	70.3050.205	70.3050.030	70.3050.210	70.3050.100	70.3050.305																
1 250 µl		70.3060	70.3060.205	70.3060.100	70.3060.210	70.3060.110	70.3060.305	70.3060.200	70.3060.305																

● = совместимо = испытания не проводились
10 = ограниченный объем пипетирования MC = многоканальная пипетка
X = не рекомендуется

В ходе технических изменений производители могут модифицировать конусы пипеток. В связи с этим наши рекомендации по совместимости являются лишь ориентировочными. При необходимости мы готовы предоставить вам бесплатные образцы наших наконечников, чтобы вы могли убедиться в их свойствах и совместимости с вашими пипетками.

Если у вас имеются вопросы:
мы будем рады Вам помочь!

Посетите наш сайт
www.sarstedt.com

ООО «САРШТЕДТ»

198517, Россия,
г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,
ул. Новые Заводы, д. 58, корп. 4, стр. 1

Тел: +7 495 937 52 28

info.ru@sarstedt.com
www.sarstedt.com



Посмотрите наше видео о
продукции:
www.refillrevolution.tips