

# Η Επανάσταση Refill

Έως και 70% λιγότερος αποθηκευτικός χώρος  
Έως και 64% λιγότερο υλικό



# Η επανάσταση στην αναπλήρωση



Η μέγιστη ακρίβεια, η καλά μελετημένη κατασκευή και η ύψιστη καθαρότητα είναι οι απαιτήσεις που θέτουμε στα προϊόντα μας.

Εδώ και περισσότερα από 45 χρόνια παράγουμε ειδικά σχεδιασμένα ρύγχη πιπέτας. Χάρη στην πολυετή εμπειρία, την τεχνική μας κατάρτιση και τα υπερσύγχρονα μηχανήματα παραγωγής, έχουμε αναπτύξει ένα καινοτόμο και ευέλικτο νέο σύστημα αναπλήρωσης. Κατάλληλο για τις απαιτήσεις και τις εφαρμογές σας. Ανθεκτικό, με εξοικονόμηση πόρων. Ασφαλές και αξιόπιστο.

Ανακαλύψτε την επανάσταση στην αναπλήρωση στις επόμενες σελίδες. Αφήστε τον εαυτό σας να εκπλαγεί από τις εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες. Γνωρίστε νέες λειτουργίες και πλεονεκτήματα και μην χάσετε την ευκαιρία να το δοκιμάσετε!

Η ομάδα της SARSTEDT

## Περιεχόμενα

Η επανάσταση στην αναπλήρωση . . . . .	02
Ένα σύστημα – τέσσερις επιλογές. . . . .	04
Το κουτί – γενικής χρήσης και ανθεκτικό . . . . .	06
SingleRefill – οικολογικά και καθαρά . . . . .	08
StackPack – οικονομία και εξοικονόμηση χώρου . . . . .	10
Ένα πλήρες κουτί – απλά και γρήγορα . . . . .	12
Η σακούλα – φθηνά και εναλλακτικά . . . . .	14
Η επανάσταση στην αναπλήρωση – αιεφορία και περιβαλλοντική συνείδηση . . . . .	16
Άνεση και έλεγχος. . . . .	18
Ρύγχη πιπέτας 10 μl – μικρά και λεπτά. . . . .	20
Ρύγχη πιπέτας 20 μl – μεγάλου μήκους και ακριβή . . . . .	22
Ρύγχη πιπέτας 200 μl – ανθεκτικά και αποτελεσματικά . . . . .	24
Ρύγχη πιπέτας 300 μl – λεπτά . . . . .	26
Ρύγχη πιπέτας 1.000 μl – αποδεδειγμένης αξίας και σε μεγάλη ποικιλία . . . . .	28
Ρύγχη πιπέτας 1.250 μl – μεγάλου μήκους και ευέλικτα . . . . .	30



**Μέγιστη  
Ακρίβεια**



**45 έτη  
εμπειρίας**



**Τεχνική  
κατάρτιση**



**Εξοικονόμηση  
πόρων**

# Ένα σύστημα – τέσσερις επιλογές

Εξοικονόμηση του όγκου  
αποβλήτων έως και 70 %

## Το κουτί

Το πιπετάρισμα είναι το κεντρικό στοιχείο σε κάθε εργαστήριο. Το περαιτέρω ανεπτυγμένο κουτί με ρύγχη πιπέτας SARSTEDT είναι μια ανθεκτική λύση γενικής χρήσης στο κέντρο του νέου μας συστήματος ρυγχών πιπέτας. Χάρη στην ανθεκτική εγχάραξη με λέιζερ σε κάθε στατώ, μπορείτε να διαβάσετε σημαντικές πληροφορίες, όπως τον όγκο, την παρτίδα ή τη διάρκεια ζωής αξιόπιστα, άνετα και γρήγορα. Το κουτί είναι το κέντρο του συστήματος ρυγχών μας.

Σελ. 6



## Το SingleRefill

Η αειφορία είναι η απαίτηση της σημερινής κοινωνίας. Με το νέο SingleRefill της SARSTEDT, μπορείτε πλέον να ξαναγεμίζετε τα ρύγχη με φίλτρο εύκολα και εξοικονομώντας πόρους. Ο κλειστός σχεδιασμός προστατεύει τα ρύγχη των πιπετών από μολύνσεις και έτσι επιτρέπει την υγιεινή και οικολογική αναπλήρωση. Το SingleRefill είναι η λύση για το βιώσιμο εργαστήριό σας.

Σελ. 8



## Το StackPack

Ο υψηλός ρυθμός ροής δείγματος απαιτεί αποτελεσματικότητα. Το StackPack της SARSTEDT αποτελεί εδώ και χρόνια τη βέλτιστη λύση για υψηλές μέγιστες αποδόσεις. Με τη βοήθεια μιας χειρολαβής, μπορείτε να μεταφέρετε μεμονωμένα στατώ στο κουτί. Χάρη στη συμπαγή και ανθεκτική κατασκευή, μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τα ρύγχη απευθείας από το StackPack. Το StackPack είναι η καινοτομία για αποτελεσματική εργασία.

**Σελ. 10**



## Η σακούλα

Η μέγιστη ευελιξία είναι απαραίτητη. Η συσκευασία σακούλας της SARSTEDT είναι η προσιτή εναλλακτική λύση. Το γνωστό κλείσιμο με πίεση σας επιτρέπει να ανοίγετε και να κλείνετε τη σακούλα υγιεινά. Το πρόσθετο κλείσιμο με ένδειξη παραβίασης σας παρέχει τη διαβεβαίωση ότι τα ρύγχη είναι εγγυημένα απαλλαγμένα από μόλυνση μέχρι τη χρήση. Η σακούλα είναι η φθηνή λύση για ευέλικτες διαδικασίες.

**Σελ. 14**



# Το κουτί

γενικής χρήσης και ανθεκτικό



# Κεντρικά. Αξιόπιστα. Άνετα.

## Ευέλικτος εξοπλισμός εργασίας

Το ανθεκτικό κουτί είναι το εργαλείο γενικής χρήσης στο εργαστήριό σας. Προτιμάτε να εργάζεστε απευθείας από ένα εκ των προτέρων συνδεδεμένο κουτί; Σας αρέσει να χρησιμοποιείτε οικολογικά συστήματα αναπλήρωσης; Ή μήπως προτιμάτε να τοποθετείτε τα ρύγχη μόνοι σας; Το κουτί είναι η βάση για κάθε τρόπο εργασίας.



## Σύστημα στοίβαξης με εξοικονόμηση χώρου

Ο συμπληρωματικός σχεδιασμός του πώματος και του πυθμένα διευκολύνει τη στοίβαξη πολλών κουτιών το ένα πάνω στο άλλο. Συμπαγή και σταθερά, τα νέα κουτιά ρυγχών είναι ιδανικά για την αποθήκευση και τη φύλαξη.



## Ασφαλές κλείσιμο

Ο ακριβής μηχανισμός κλειδώματος καθιστά το κουτί έναν αξιόπιστο καθημερινό συνεργάτη. Ερμητικά σφραγισμένο, αντέχει επίσης σε σκληρές συνθήκες κατά τη μεταφορά, τη φύλαξη και την αποστείρωση σε αυτόκαυστο.



## ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Λείες επιφάνειες – ολισθηρά κουτιά; Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε τα πλαστικά μας πέλματα που διατίθενται ξεχωριστά! Τοποθετούνται απλά στη βάση και εξασφαλίζουν τη μέγιστη συγκράτηση σε κάθε πάγκο εργαστηρίου.



# To SingleRefill

οικολογικά και καθαρά





# Βιώσιμα. Προστατευμένα. Υγιεινά.


## Μέγιστη προστασία

Η βέλτιστη σύνδεση μεταξύ του πυθμένα και του πώματος προστατεύει τα ρύγχη από ενδεχόμενες μολύνσεις – ακόμα και μετά την αφαίρεση της μεμβράνης συσκευασίας. Με αυτόν τον τρόπο, το SingleRefill μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί με το κουτί. Για μέγιστη υγιεινή και ασφάλεια.



## Ύψιστη καθαρότητα

Το σύστημα αναπλήρωσης υψηλής καθαρότητας ενδείκνυται ιδιαίτερα για πολύ απαιτητικές εφαρμογές. Επιτέλους, μπορείτε επίσης να ξαναγεμίζετε τα ρύγχη των φίλτρων χωρίς επιπλοκές – ακόμα και στο υψηλότερο πρότυπο καθαρότητάς μας Biosphere® plus!

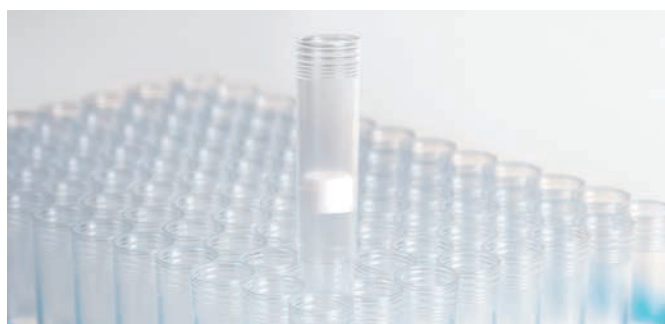

## Σεβασμός στο περιβάλλον χωρίς συμβιβασμούς

Η καινοτόμος κατασκευή χρησιμοποιεί έως και 41% λιγότερο υλικό σε σύγκριση με το κουτί. Αυτή η ελαφριά κατασκευή εξοικονομεί ενέργεια και πόρους. Όλα τα μέρη του SingleRefill μπορούν να στοιβάζονται για απόρριψη – αυτό έχει ως αποτέλεσμα ακόμη μικρότερο όγκο αποβλήτων με ταυτόχρονη μέγιστη καθαριότητα!



### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Όγκος, παρτίδα, διάρκεια ζωής – χάρη στην ανθεκτική εγχάραξη με λέιζερ σε κάθε στατώ, αυτές οι πολύτιμες πληροφορίες δεν χάνονται, ακόμα και κατά τη μεταφορά στο κουτί! Ο αποδεδειγμένης αξίας και γνωστός χρωματικός κωδικός επισήμανσης όγκου σάς βοηθά να βρείτε το ρύγχος που αναζητάτε με μια ματιά.



# To StackPack

και εξοικονόμηση χώρου



# Αποτελεσματικό. Σταθερό. Οικονομικό.

## Οικονομικό σύστημα στοίβαξης

Το καλά μελετημένο προσαρτώμενο σύστημα παρέχει χώρο για 480 ρύγχη – και αυτό σε ύψος δύο κουτιών. Αυτό εξοικονομεί έως και 70% αποθηκευτικό χώρο σε μια επιφάνεια ενός και μόνο κουτιού!



## Σταθερή προστασία

Τα πλαίσια προστατεύουν τα ρύγχη από μολύνσεις. Η συμπαγής κατασκευή τους αποτελεί τον σκελετό του StackPack. Τα σαφώς επισημασμένα σημεία πίεσης που βρίσκονται στο πλάι, καθιστούν την αφαίρεση των μεμονωμένων δίσκων παιχνιδάκι.



## Εξαιρετική ασφάλεια έναντι πτώσης

Η σταθερή αγκύρωση του ενός δίσκου κάτω από τον άλλο ασφαλίζει το StackPack ακόμη και στην περίπτωση μικρών, καθημερινών ατυχημάτων. Χάρη στην εξαιρετική του ευστάθεια, αποτρέπεται δίχως πρόβλημα πιθανή ανατροπή ή πτώση.



## ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μεγάλη απόδοση, πολλά ρύγχη – κανένα πρόβλημα! Αφαιρέστε τα ρύγχη απλά, απευθείας από το StackPack. Χάρη στη σταθερή του θέση και το σταθερό του πλαίσιο, το StackPack παραμένει ανά πάσα στιγμή σταθερό.



# Ένα πλήρες κουτί

εύκολα και γρήγορα



## Κουτί – αφαίρεση κενού στατώ



Πιέστε τα πλευρικά κλιπ.



Ανασηκώστε το στατώ προς τα επάνω ...



... και απορρίψτε εξοικονομώντας χώρο.

## Τοποθετήστε το SingleRefill



Τοποθετήστε το πλήρες SingleRefill στο κουτί.



Ασφαλίστε ασκώντας ελαφρά πίεση.



Αφαιρέστε το πώμα και συνεχίστε την εργασία σας.

## Πλήρωση από το StackPack



Πιέστε μπροστά και πίσω στο σημείο πίεσης.



Σηκώστε το προς τα επάνω.



Εισαγάγετε στο κουτί και ασφαλίστε. Αφαιρέστε το πώμα και συνεχίστε την εργασία σας.

# Η σακούλα

φθηνά και εναλλακτικά



# Υγιεινά. Φθηνά. Ευέλικτα.

## Εύκολο κλείσιμο

Μπορείτε να σφραγίσετε την ανθεκτική σακούλα και πάλι υγιεινά. Αυτό σας επιτρέπει να πληρώνετε τα κουτιά με τα ρύγχη, ανάλογα με τις ανάγκες σας ξανά και ξανά με μη αυτόματο τρόπο.



## Ασφαλής σφράγιση

Το πρόσθετο κλείσιμο με ένδειξη παραβίασης σάς παρέχει την ασφάλεια ότι τα ρύγχη έως και τη χρήση τους είναι απαλλαγμένα από αναστολείς DNA, DNase, RNase και PCR.



## Έγχρωμες παραλλαγές

Ο κίτρινος και μπλε χρωματισμός των ρυγχών των 200 μl και των 1.000 μl καθιστά την ταχεία ταυτοποίηση των δύο ρυγχών ακόμη πιο εύκολη!



## ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για την αναπλήρωση με ρύγχη από τη σακούλα, οι ετικέτες από το πώμα του κουτιού μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να αφήσουν κατάλοιπα. Αυτό καθιστά το κουτί ένα κουτί πολλαπλών χρήσεων για κάθε παραλλαγή ρύγχους.

# Η επανάσταση στην αναπλήρωση

αιιφορία και περιβαλλοντική συνείδηση





## Η επιλογή είναι δική σας!

Επιλέγοντας το κατάλληλο για εσάς σύστημα, παραμένετε πάντα ευέλικτοι. Μπορείτε να επιλέξετε τις πρακτικές μας λύσεις ρυγχών ανάλογα με τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις σας – με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και οικονομικά!

## Εξοικονόμηση ενέργειας

Το σύστημα κουτιών μας συνδυάζει ιδιαίτερα υψηλή σταθερότητα με ελάχιστο κόστος υλικών. Η καλά μελετημένη κατασκευή εξοικονομεί πλαστικό – και, ως εκ τούτου, και ενέργεια κατά την παραγωγή!



## Εξοικονόμηση χώρου

Στο StackPack, 480 ρύγχη απαιτούν τόσο χώρο όσο 192 ρύγχη σε 2 κουτιά. Αυτό εξοικονομεί αποθηκευτικό χώρο και βελτιστοποιεί την εφοδιαστική – και, ως εκ τούτου, και την κατανάλωση καυσίμου κατά τη μεταφορά!




## Εξοικονόμηση πόρων

Για την παραγωγή του StackPack με την ιδανική συσκευασία του, απαιτείται έως και 64% λιγότερο υλικό από ό,τι στην περίπτωση του κουτιού. Αυτό εξοικονομεί πόρους – η κατανάλωση πλαστικών ελαχιστοποιείται!




## Εξοικονόμηση αποβλήτων

Μετά τη χρήση, τα μεμονωμένα συστατικά του συστήματος κουτιού μπορούν να τοποθετηθούν το ένα μέσα στο άλλο. Με αυτόν τον τρόπο, εξοικονομείται όγκος κατά την απόρριψη – η ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων μειώνεται!

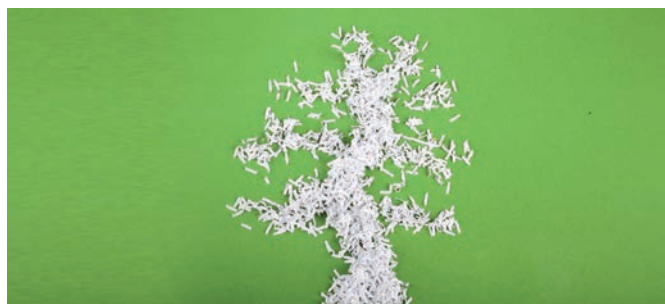

# Επόμενα βήματα

Οι πρώτες ύλες μας – πολύτιμες και επαναχρησιμοποιήσιμες\*

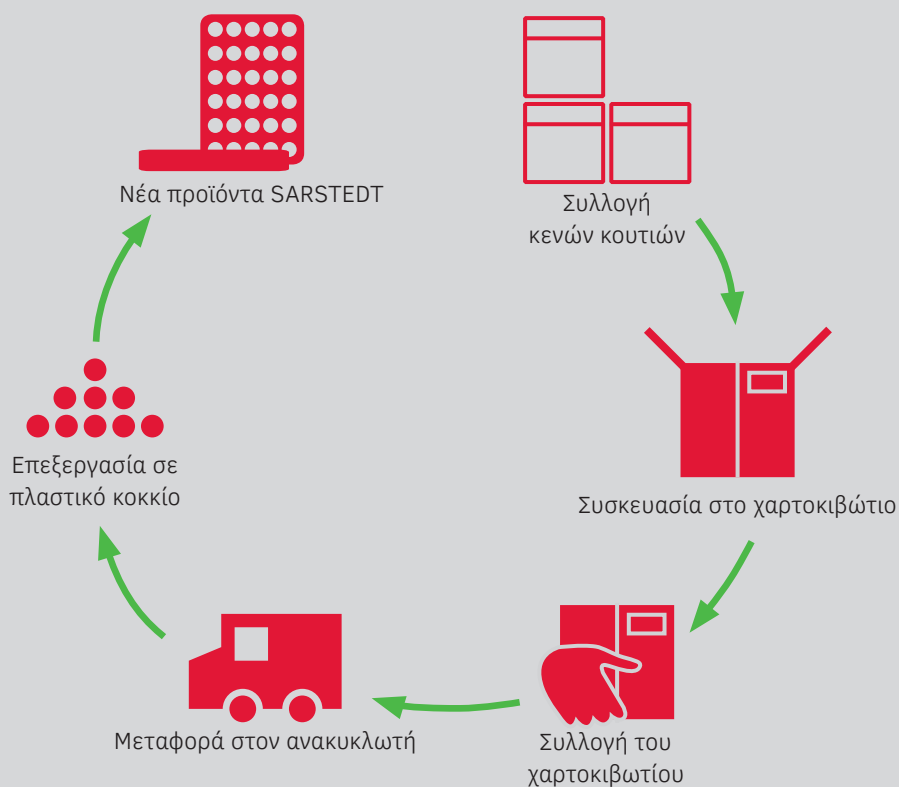

Τα ακριβή ρύγχη πιπέτας, συσκευασμένα σε ένα άνετο και καλά μελετημένο σύστημα, είναι άκρως απαραίτητα στο εργαστήριό σας. Αλλά πού να βάλετε το κουτί, το στατώ και τα άλλα υλικά συσκευασίας όταν δεν τα χρειάζεστε πλέον;

Με λίγη προσπάθεια, μπορείτε τώρα να εξοικονομήσετε πόρους, να μειώσετε τα απόβλητά σας και να επαναχρησιμοποιήσετε τα υψηλής ποιότητας πλαστικά!

### Γιατί;

Τα ρύγχη πιπέτας μας και η συσκευασία τους είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας, καθαρό πλαστικό. Δεν απαιτείται ιδιαίτερος διαχωρισμός για την ανακύκλωση. Τα υλικά μπορούν εύκολα να υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία και να επαναχρησιμοποιηθούν για νέα προϊόντα. Αυτό είναι φιλικό προς το περιβάλλον και εξοικονομεί πόρους!

### Τι;

Τα υλικά συσκευασίας των ρυγχών πιπέτας μας είναι πολύτιμα. Με το σχέδιο ανακύκλωσής μας, επαναχρησιμοποιούνται για συγκεκριμένο σκοπό. Σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας στον τομέα της εφοδιαστικής, συλλέγουμε αρχικά την εξωτερική συσκευασία κεντρικά. Στη συνέχεια, τα πλαστικά μεταφέρονται σε τοπική εταιρεία διάθεσης αποβλήτων και υποβάλλονται σε επεξεργασία εκεί. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τα επεξεργασμένα κοκκία για νέα προϊόντα.

### Πως;

Λαμβάνουμε εμείς για εσάς τα απαραίτητα μέτρα για την επιτυχή ανακύκλωση! Τοποθετήστε τα μεμονωμένα στοιχεία του κουτιού, του SingleRefill και του StackPack μαζί, με τρόπο που εξοικονομεί χώρο και συσκευάστε τα σε ένα κατάλληλο χαρτοκιβώτιο. Εσωκλείστε το έντυπο ασφάλειας\* και ζητήστε από εμάς να συλλέξουμε το πακέτο δωρεάν. Τόσο εύκολα μπορείτε να συμβάλλετε στην εξοικονόμηση πολύτιμων πρώτων υλών!

\* Για την τρέχουσα κατάσταση του σχεδίου ανακύκλωσης «Επόμενα βήματα» στη χώρα σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο συνεργάτη της SARSTEDT.

# Άνεση και έλεγχος



## Ευελιξία

Τα ρύγχι πιπετών μας είναι τόσο ευέλικτα όσο και οι τομείς εφαρμογής σας. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ρυγχών με φίλτρο, ρυγχών με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης και ρυγχών χωρίς φίλτρο. Σε εμάς θα βρείτε εγγυημένα το βέλτιστο μήκος και σχήμα ρύγχους για κάθε εφαρμογή.

## Πιστοποίηση

Σε κάθε παρτίδα διενεργείται λεπτομερής οπτικός έλεγχος, έλεγχος διαστάσεων και λειτουργίας. Ένα ανεξάρτητο εργαστήριο επιβεβαιώνει ότι τηρούνται οι οριακές τιμές της πιστοποίησης Biosphere® plus και PCR Performance Tested. Τα πιστοποιητικά των παρτίδων μας τεκμηριώνουν αυτήν τη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης.

## Συμβατότητα

Ιδιαίτερα σε πιστοποιημένα, διαπιστευμένα εργαστήρια ή εργαστήρια GMP είναι σημαντική η χρήση ρυγχών πιπέτας, που συμμορφώνονται με το διεθνές πρότυπο δοκιμής ISO 8655-2. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσής μας πιστοποιούν τον τακτικό έλεγχο αυτής της ακρίβειας.

## Καταχώριση

Τα ρύγχι SARSTEDT φέρουν σήμανση CE και έχουν εγκριθεί ως in vitro διαγνωστική συσκευή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση δειγμάτων για διαγνωστικούς σκοπούς.

## Συμβατότητα

Τα ρύγχι SARSTEDT προσαρμόζονται σε όλες τις πιπέτες των κορυφαίων κατασκευαστών. Χάρη σε αυτά, δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα η χρήση πιπετών διαφόρων τύπων στο εργαστήριο.

## Πιστοποίηση και αξιοπιστία

### Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.

Είτε στο κουτί, στο SingleRefill, στο StackPack ή στη σακούλα – όλα τα νέα ρύγχι της SARSTEDT φέρουν τη σφραγίδα PCR Performance Tested και μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα σε όλους τους τομείς ανάλυσης DNA και RNA.



### Επιπρόσθετη ασφάλεια

#### Τώρα επίσης διαθέσιμο στο νέο SingleRefill.

Το νέο Biosphere® plus SingleRefill συνδυάζει την εξαιρετική καθαρότητα των ρυγχών SARSTEDT με το άνετο και οικονομικό σύστημα κουτιών.



# Ρύγχη πιπέτας 10 μl

μικρά και λεπτά



## Ακρίβεια DE-M

Τα ρύγχη πιπέτας 10 μl είναι κατάλληλα για το ακριβές πιπετάρισμα ελάχιστου όγκου υγρού λόγω του μικρού μεγέθους τους και, συνεπώς, του μικρού νεκρού όγκου τους.

## Καινοτομία

Το καλά μελετημένο, νέο σύστημα συσκευασίας πληροί τις προϋποθέσεις για κάθε εφαρμογή. Το σύστημά μας προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. Είτε για τη διασφάλιση υψηλής καθαρότητας κατά την εργασία με το SingleRefill, υψηλής απόδοσης με το StackPack ή απλά κατά την εργασία με ένα γεμάτο κουτί – υπάρχει μια κατάλληλη λύση για κάθε επιθυμία.



## Πληροφορίες παραγγελίας


Όγκ.	Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Φίλτρο	Καθαρότητα	Έκδοση	Συσκευασία	Τμχ. / κουτί
10 μl	70.3010.275	Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 10 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	+		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3010.375	Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 10 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	+		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3010.285	Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 2,5 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	+		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3010.385	Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 2,5 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	+		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3010.255	Ρύγχος με φίλτρο, 10 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	+		Τυπικό		1.920
	70.3010.355	Ρύγχος με φίλτρο, 10 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	+		Τυπικό		1.920
	70.3010.265	Ρύγχος με φίλτρο, 2,5 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	+		Τυπικό		1.920
	70.3010.365	Ρύγχος με φίλτρο, 2,5 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	+		Τυπικό		1.920
	70.3010.205	Ρύγχος πιπέτας, 10 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	-		Τυπικό		1.920
	70.3010.305	Ρύγχος πιπέτας, 10 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	-		Τυπικό		1.920
	70.3010.210	Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 10 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	-		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3010.110	Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 10 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5 x 96 τμχ./StackPack	-		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3010.200	Ρύγχος πιπέτας, 10 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	-		Τυπικό		1.920
	70.3010.100	Ρύγχος πιπέτας, 10 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5 x 96 τμχ./StackPack	-		Τυπικό		1.920
	70.3010	Ρύγχος πιπέτας, 10 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 1.000 τμχ./σακούλα	-		Τυπικό		10.000

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Ταυτοποίηση με μία ματιά! Εκτός από τον γνωστό χρωματικό κωδικό των στατών, θα βρείτε επίσης τις πιο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το ρύγχος απευθείας επάνω σε κάθε στατό.

# Ρύγχη πιπέτας 20 μl

μεγάλο μήκος και ακρίβεια

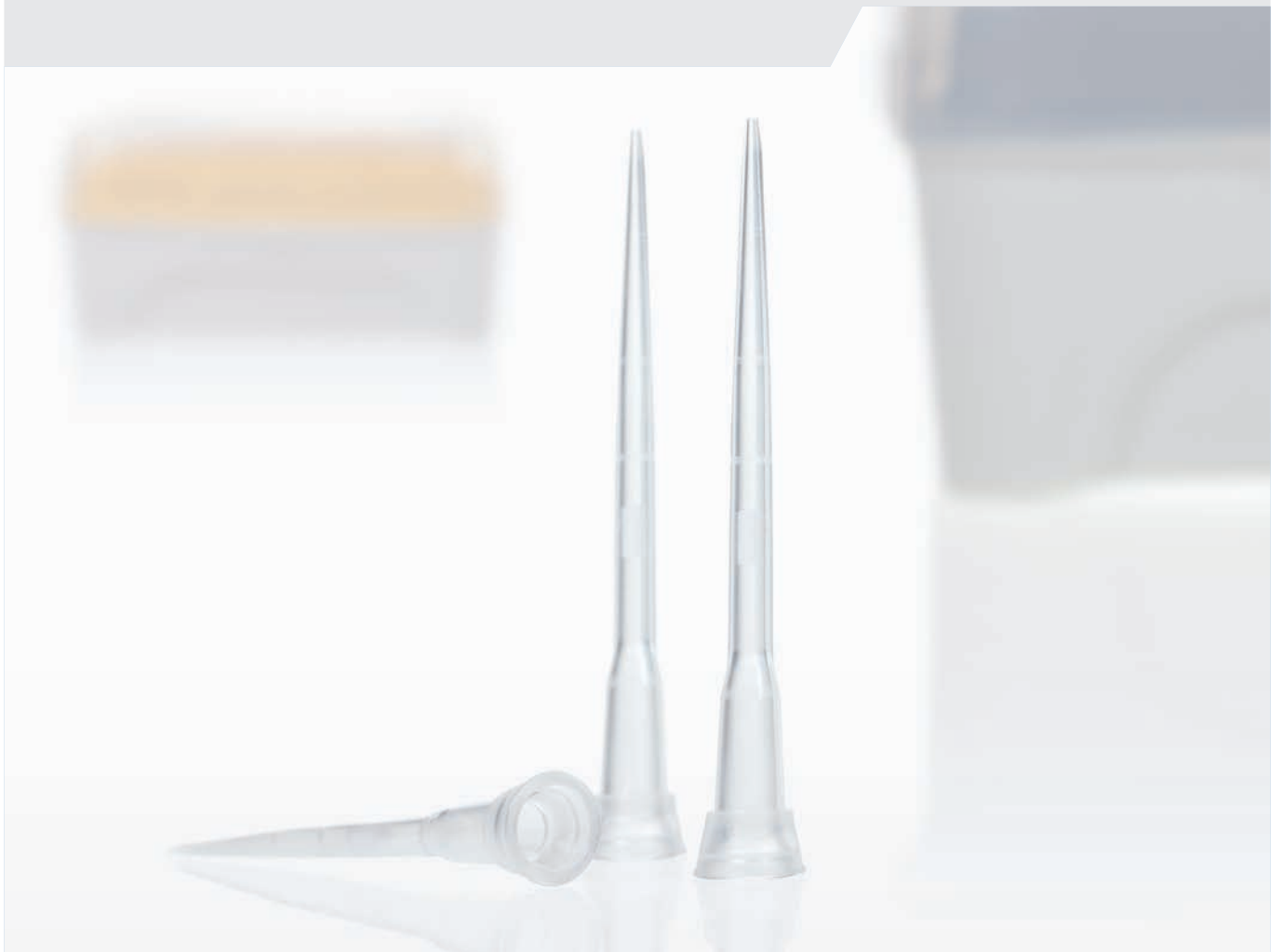



## Αξιοπιστία **DE-M**

Ο αποδεδειγμένης αξίας σχεδιασμός των ρυγχών μας στο νέο, καινοτόμο σύστημα κουτιών μας συνδυάζει τη γνωστή μορφή και τον επαναστατικό χειρισμό. Η ακρίβεια και η αξιοπιστία των ρυγχών μας με την πιπέτα σας διασφαλίζεται από εμάς μέσω ελέγχων συμμόρφωσης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο δοκιμής ISO 8655-2.

## Ακρίβεια προσαρμογής

Με τα ακριβή ρύγχη γενικής χρήσης, εναπόκειται σε εσάς να αποφασίσετε ποιους πιπεταδόρους θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Τα ρύγχη μας ταιριάζουν απόλυτα στους κοινούς πιπεταδόρους. Ρίξτε μία ματιά στον ιστότοπο [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com) για να δείτε ποιο ρύγχος ταιριάζει στη δική σας πιπέτα!



## Πληροφορίες παραγγελίας





















































Όγκ.	Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Φίλτρο	Καθαρότητα	Έκδοση	Συσκευασία	Τμχ. / κουτί
20 µl	70.3020.275	Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 20 µl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	+		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3020.375	Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 20 µl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	+		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3020.255	Ρύγχος με φίλτρο, 20 µl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	+		Τυπικό		1.920
	70.3020.355	Ρύγχος με φίλτρο, 20 µl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	+		Τυπικό		1.920
	70.3020.205	Ρύγχος πιπέτας, 20 µl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	-		Τυπικό		1.920
	70.3020.305	Ρύγχος πιπέτας, 20 µl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	-		Τυπικό		1.920
	70.3020.210	Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 20 µl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	-		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3020.110	Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 20 µl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5 x 96 τμχ./StackPack	-		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3020.200	Ρύγχος πιπέτας, 20 µl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	-		Τυπικό		1.920
	70.3020.100	Ρύγχος πιπέτας, 20 µl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5 x 96 τμχ./StackPack	-		Τυπικό		1.920
	70.3020	Ρύγχος πιπέτας, 20 µl, PCR Performance Tested, διαφανές, 1.000 τμχ./σακούλα	-		Τυπικό		10.000

# Ρύγχη πιπέτας 200 μl

ανθεκτικά και αποτελεσματικά



## Πληροφορίες παραγγελίας

Όγκ.	Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Φίλτρο	Καθαρότητα	Έκδοση	Συσκευασία	Τμχ. / κουτί
	70.3030.275	Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 100 μλ, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	+		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3030.375	Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 100 μλ, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	+		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3031.275	Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 200 μλ, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	+		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3031.375	Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 200 μλ, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	+		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3030.285	Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 20 μλ, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	+		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3030.385	Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 20 μλ, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	+		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3030.255	Ρύγχος με φίλτρο , 100 μλ, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	+		Τυπικό		1.920
	70.3030.355	Ρύγχος με φίλτρο , 100 μλ, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	+		Τυπικό		1.920
	70.3031.255	Ρύγχος με φίλτρο , 200 μλ, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	+		Τυπικό		1.920
	70.3031.355	Ρύγχος με φίλτρο , 200 μλ, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	+		Τυπικό		1.920
	70.3030.265	Ρύγχος με φίλτρο , 20 μλ, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	+		Τυπικό		1.920
	70.3030.365	Ρύγχος με φίλτρο , 20 μλ, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	+		Τυπικό		1.920
	70.3030.205	Ρύγχος πιπέτας, 200 μλ, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	-		Τυπικό		1.920
	70.3030.305	Ρύγχος πιπέτας, 200 μλ, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	-		Τυπικό		1.920
200 μλ	70.3031.205	Ρύγχος πιπέτας, 250 μλ, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	-		Τυπικό		1.920
	70.3031.305	Ρύγχος πιπέτας, 250 μλ, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	-		Τυπικό		1.920
	70.3030.210	Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 200 μλ, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	-		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3030.110	Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 200 μλ, PCR Performance Tested, διαφανές, 5x 96 τμχ./StackPack	-		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3031.210	Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 250 μλ, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	-		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3031.110	Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 250 μλ, PCR Performance Tested, διαφανές, 5x 96 τμχ./StackPack	-		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3030.200	Ρύγχος πιπέτας, 200 μλ, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	-		Τυπικό		1.920
	70.3030.100	Ρύγχος πιπέτας, 200 μλ, PCR Performance Tested, διαφανές, 5x 96 τμχ./StackPack	-		Τυπικό		1.920
	70.3031.200	Ρύγχος πιπέτας, 250 μλ, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	-		Τυπικό		1.920
	70.3031.100	Ρύγχος πιπέτας, 250 μλ, PCR Performance Tested, διαφανές, 5x 96 τμχ./StackPack	-		Τυπικό		1.920
	70.3031	Ρύγχος πιπέτας, 200 μλ, PCR Performance Tested, διαφανές, 1.000 τμχ./σακούλα	-		Τυπικό		10.000
	70.3030	Ρύγχος πιπέτας, 200 μλ, PCR Performance Tested, διαφανές, 1.000 τμχ./σακούλα	-		Τυπικό		10.000
	70.3030.020	Ρύγχος πιπέτας, 200 μλ, PCR Performance Tested, κίτρινο, 1.000 τμχ./σακούλα	-		Τυπικό		10.000

# Ρύγχη πιπέτας 300 μl

λεπτά



## Εργονομία

Το νέο μας εξαιρετικά λεπτό ρύγχος τοποθετείται εύκολα σε κάθε σωληνάριο αντιδραστηρίου, σε μικροσωληνάρια με βιδωτό πώμα και μικρά σωληνάρια, χωρίς να αγγίζει το τοίχωμα του σωληναρίου. Με μήκος 60 mm, φτάνει στον πυθμένα του περιέκτη και καθιστά το ασφαλές πιπετάρισμα ακόμη πιο απλό. Μπορείτε να ελέγχετε άνετα τον όγκο με τη βοήθεια των ευκρινών δακτυλίων στάθμης πλήρωσης.



## Καινοτομία

Το καλά μελετημένο, νέο σύστημα συσκευασίας καθιστά τα ρύγχη κατάλληλα για κάθε εφαρμογή. Το σύστημά μας προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. Είτε για τη διασφάλιση υψηλής καθαρότητας κατά την εργασία με το SingleRefill, υψηλής απόδοσης με το StackPack ή απλά κατά την εργασία με ένα γεμάτο κουτί – υπάρχει μια κατάλληλη λύση για κάθε επιθυμία.

## Πληροφορίες παραγγελίας

Όγκ.	Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Φίλτρο	Καθαρότητα	Έκδοση	Συσκευασία	Τμχ. / κουτί
300 μl	70.3040.275	Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 300 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	+		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3040.375	Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 300 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	+		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3040.255	Ρύγχος με φίλτρο, 300 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	+		Τυπικό		1.920
	70.3040.355	Ρύγχος με φίλτρο, 300 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	+		Τυπικό		1.920
	70.3040.205	Ρύγχος πιπέτας, 300 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	-		Τυπικό		1.920
	70.3040.305	Ρύγχος πιπέτας, 300 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	-		Τυπικό		1.920
	70.3040.210	Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 300 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	-		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3040.110	Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 300 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5 x 96 τμχ./StackPack	-		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3040.200	Ρύγχος πιπέτας, 300 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	-		Τυπικό		1.920
	70.3040.100	Ρύγχος πιπέτας, 300 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5 x 96 τμχ./StackPack	-		Τυπικό		1.920
	70.3040	Ρύγχος πιπέτας, 300 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 1.000 τμχ./σακούλα	-		Τυπικό		10.000

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Εργάζεστε με ιδιαίτερα ιξώδεις ή πολύτιμες ουσίες; Τότε, δοκιμάστε τα ρύγχη χαμηλής κατακράτησης που διαθέτουμε, για ακόμη καλύτερη ανάκτηση!

# Ρύγχη πιπέτας 1.000 $\mu$ l

αποδεδειγμένης αξίας  
και σε πολλές παραλλαγές



## Γενικής χρήσης

Διαφανές, μπλε χρώμα, αγώγιμο, στη σακούλα, στο κουτί, στο SingleRefill ή στο StackPack – το ρύγχος των 1.000 μl ταιριάζει παντού. Φυσικά, είναι επίσης διαθέσιμο στο ιδιαίτερα υψηλής καθαρότητας Biosphere® plus και στην έκδοση χαμηλής κατακράτησης!

## Επέκταση

Επειδή το κουτί και η σακούλα δεν αρκούν, υπάρχει τώρα και το ρύγχος των 1.000 μl στον σχεδιασμό μας StackPack. Για γρήγορη επεξεργασία απευθείας από το StackPack και εύκολη αναπλήρωση. Είναι σημαντική για εσάς η ιδιαίτερη προστασία των ρυγχών και η ύψιστη καθαρότητα; Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε το SingleRefill μας!



## Πληροφορίες παραγγελίας


Όγκ.	Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Φίλτρο	Καθαρότητα	Έκδοση	Συσκευασία	Τμχ. / κουτί
1.000 μl	70.3050.275	Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 1.000 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	+		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3050.375	Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 1.000 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	+		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3050.255	Ρύγχος με φίλτρο, 1.000 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	+		Τυπικό		1.920
	70.3050.355	Ρύγχος με φίλτρο, 1.000 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	+		Τυπικό		1.920
	70.3050.205	Ρύγχος πιπέτας, 1.000 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	-		Τυπικό		1.920
	70.3050.305	Ρύγχος πιπέτας, 1.000 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	-		Τυπικό		1.920
	70.3050.210	Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 1.000 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	-		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3050.110	Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 1.000 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5x 96 τμχ./StackPack	-		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3050.200	Ρύγχος πιπέτας, 1.000 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	-		Τυπικό		1.920
	70.3050.100	Ρύγχος πιπέτας, 1.000 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5x 96 τμχ./StackPack	-		Τυπικό		1.920
	70.3050	Ρύγχος πιπέτας, 1.000 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 500 τμχ./σακούλα	-		Τυπικό		5.000
	70.3050.020	Ρύγχος πιπέτας, 1.000 μl, PCR Performance Tested, μπλε, 500 τμχ./σακούλα	-		Farbvariante		5.000
	70.3050.030	Αγώγιμο ρύγχος πιπέτας, 1.000 μl, PCR Performance Tested, μαύρο, 500 τμχ./σακούλα	-		Leitfähig		5.000

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Ταυτοποίηση με μία ματιά! Εκτός από τον γνωστό χρωματικό κωδικό των στατών, θα βρείτε επίσης τις πιο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το ρύγχος απευθείας επάνω σε κάθε στατό.

# Ρύγχη πιπέτας 1.250 $\mu$ l

με μεγάλο μήκος και ευελιξία

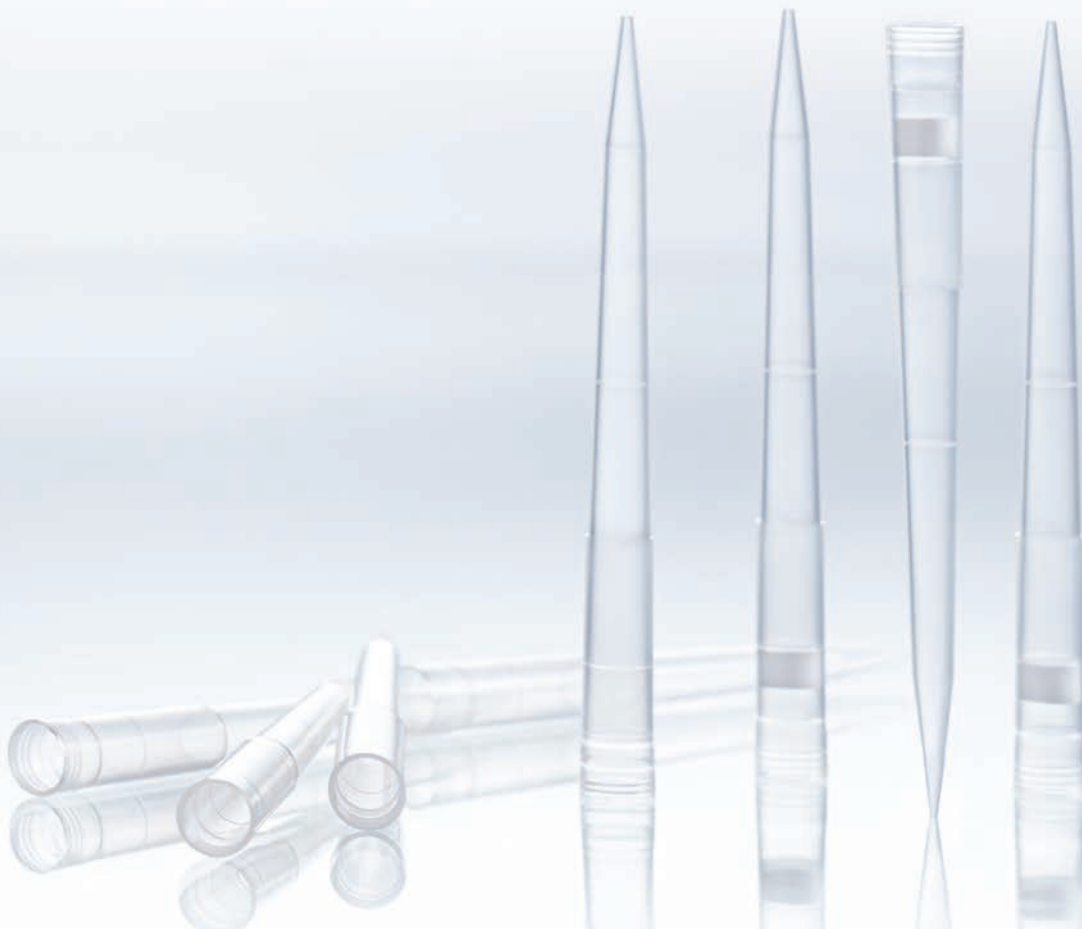



## Πρόδος























Εξαιρετικά διαφανές υλικό, ευκρινείς δακτύλιοι στάθμης πλήρωσης, βέλτιστη καταλληλότητα για πολυκάναλες πιπέτες, ιδανικό σχήμα προσαρμογής – το νέο, εξαιρετικά μακρύ ρύγχος μας τα συνδυάζει όλα. Πείθει με την ακρίβεια και τον βολικό χειρισμό του σε συνδυασμό με πιπέτες πολλών ή ενός καναλιού.

## Καινοτομία

Το καλά μελετημένο, νέο σύστημα συσκευασίας καθιστά τα ρύγχη κατάλληλα για κάθε εφαρμογή. Το σύστημά μας προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. Είτε για τη διασφάλιση υψηλής καθαρότητας κατά την εργασία με το SingleRefill, υψηλής απόδοσης με το StackPack ή απλά κατά την εργασία με ένα γεμάτο κουτί – υπάρχει μια κατάλληλη λύση για κάθε επιθυμία.



## Πληροφορίες παραγγελίας

Όγκ.	Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Φίλτρο	Καθαρότητα	Έκδοση	Συσκευασία	Τμχ. / κουτί
1.250 μl	70.3060.275	Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 1.000 μl*, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	+		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3060.375	Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 1.000 μl*, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	+		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3060.255	Ρύγχος με φίλτρο, 1.000 μl*, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	+		Τυπικό		1.920
	70.3060.355	Ρύγχος με φίλτρο, 1.000 μl*, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	+		Τυπικό		1.920
	70.3060.205	Ρύγχος πιπέτας, 1.250 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	-		Τυπικό		1.920
	70.3060.305	Ρύγχος πιπέτας, 1.250 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill	-		Τυπικό		1.920
	70.3060.210	Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 1.250 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	-		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3060.110	Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 1.250 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5x 96 τμχ./StackPack	-		Χαμηλής κατακράτησης		1.920
	70.3060.200	Ρύγχος πιπέτας, 1.250 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί	-		Τυπικό		1.920
	70.3060.100	Ρύγχος πιπέτας, 1.250 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5x 96 τμχ./StackPack	-		Τυπικό		1.920
	70.3060	Ρύγχος πιπέτας, 1.250 μl, PCR Performance Tested, 500 τμχ./σακούλα	-		Τυπικό		5.000

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε πολύ εύκολα και πρακτικά να βρείτε τα κατάλληλα ρύγχη της SARSTEDT για την πιπέτα σας στον online πίνακα συμβατότητας στη διεύθυνση [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com).


## Πίνακας συμβατότητας – Ρύγχη πιπέτας

		Πιπέτες SARSTEDT					Πιπέτες Eppendorf®																			
		0,1–2 µl	0,5–10 µl	2–20 µl	10–100 µl	100–1.000 µl	0,5–10 µl MC	20–200 µl MC	40–300 µl MC	0,1–2,5 µl	0,5–10 µl	2–20 µl	2–20 µl	10–100 µl	50–200 µl	100–1.000 µl	0,1–2,5 µl	0,5–10 µl	2–20 µl	10–100 µl	20–200 µl	30–300 µl MC				
<b>Ρύγχη πιπέτας με φίλτρο</b>																										
2,5 µl		70.3010.265	70.3010.365	70.3010.285	70.3010.385	●	●			●	2,5	●	2,5				●	2,5								
10 µl		70.3010.255	70.3010.355	70.3010.275	70.3010.375	●	●			●		●	10					●			×	●				
20 µl		70.3020.255	70.3020.355	70.3020.275	70.3020.375	●	●											●	●	●						
20 µl		70.3030.265	70.3030.365	70.3030.285	70.3030.385		●	20	×		×			●	20	20					×	20	20	×		
100 µl		70.3030.255	70.3030.355	70.3030.275	70.3030.375		×	●	100		●	●		●	●	100					●	●	100	×		
200 µl		70.3031.255	70.3031.355	70.3031.275	70.3031.375		×	×	●		●	●		×	×	●					×	×	●	×		
300 µl		70.3040.255	70.3040.355	70.3040.275	70.3040.375		×	×	●		●	●		×	×	●					×	×	●			
1.000 µl		70.3050.255	70.3050.355	70.3050.275	70.3050.375					●													●			
1.000 µl		70.3060.255	70.3060.355	70.3060.275	70.3060.375					●													●			
<b>Ρύγχη πιπέτας με φίλτρο</b>																										
10 µl		70.3010	70.3010.200	70.3010.210	70.3010.205	70.3010.305	70.3010.100	70.3010.110		●	●			●	●	●					●	●				
20 µl		70.3020	70.3020.200	70.3020.205	70.3020.305	70.3020.210	70.3020.100	70.3020.110		●	●			●	●	●					×	●				
200 µl		70.3030	70.3030.020	70.3030.200	70.3030.205	70.3030.305	70.3030.210	70.3030.100	70.3030.110		●	●	●		●	●	●				●	●	●	×		
250 µl		70.3031	70.3031.020	70.3031.200	70.3031.205	70.3031.305	70.3031.210	70.3031.100	70.3031.110		×	×	●		●	●	●						●	×		
300 µl		70.3040	70.3040.100	70.3040.110	70.3040.200	70.3040.205	70.3040.210	70.3040.305		×	●	●		●	●		×	×	●		×	×	●	●		
1.000 µl		70.3050	70.3050.020	70.3050.030	70.3050.100	70.3050.110	70.3050.200	70.3050.205	70.3050.210				●										●			
1.250 µl		70.3060	70.3060.100	70.3060.110	70.3060.200	70.3060.205	70.3060.210	70.3060.305					●										●			


● = συμβατό  
 10 = περιορισμένος όγκος πιπεταρίσματος  
 × = δεν συνιστάται  
 ■ = δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος  
 MC = Πολυκάναλη πιπέτα

Οι κατασκευαστές πιπετών αναθεωρούν ή τροποποιούν τους κώνους πιπετών των πιπεταδόρων τους στο πλαίσιο τεχνικών τροποποιήσεων. Ως εκ τούτου, οι συστάσεις μας στον πίνακα συμβατότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως αναφορά. Για να μπορέσετε να ελέγξετε τη βέλτιστη προσαρμογή και συμπεριφορά εξώθησης των ρυγχών μας με την πιπέτα σας σε περίπτωση αμφιβολίας, σας παρέχουμε δωρεάν δείγματα ρυγχών.


Πιπέτες Thermo® Finnpipette

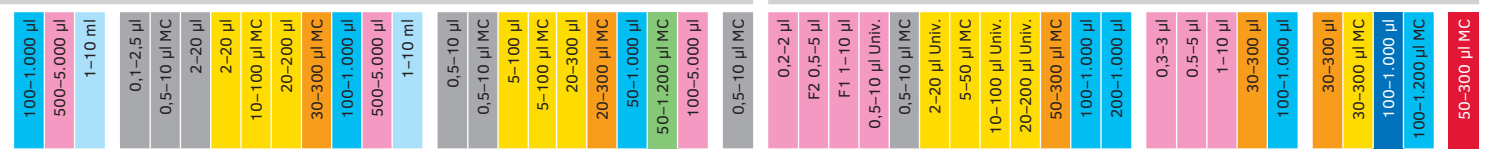


Eppendorf Research® plus

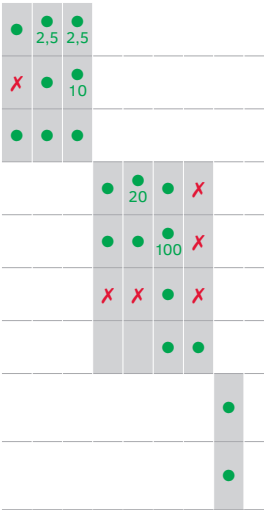

Eppendorf Research® pro

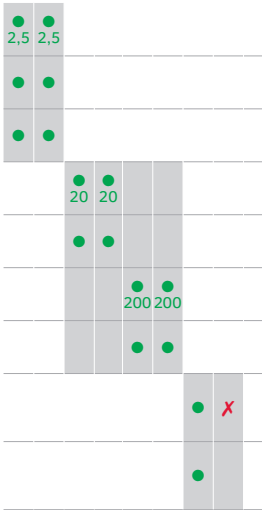


Finnpipette® Digital / F1 / F2

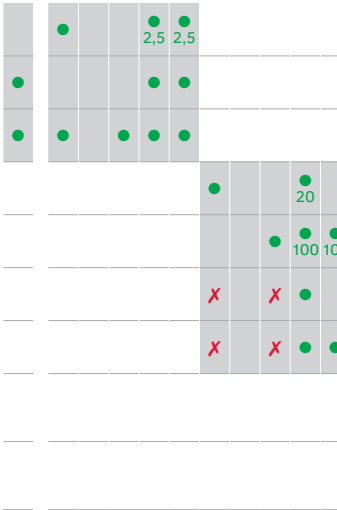

Finnpipette® Focus




Finnpipette® Novus

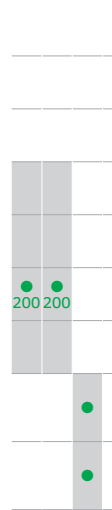


Bio Control




Eppendorf Research® plus

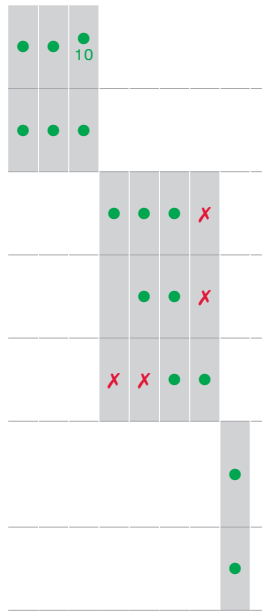

Eppendorf Research® pro

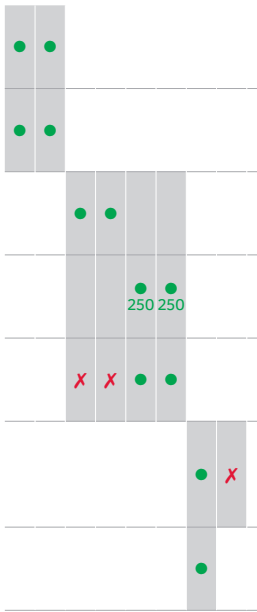


Finnpipette® Digital / F1 / F2

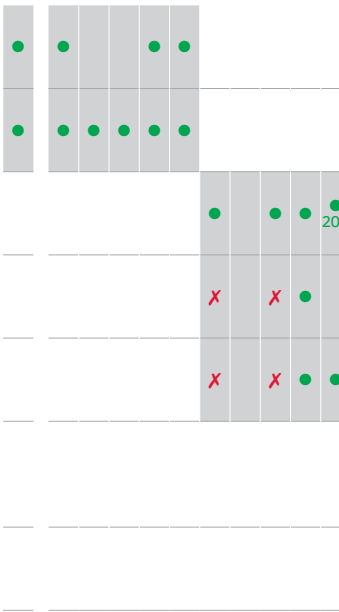

Finnpipette® Focus



Finnpipette® Novus

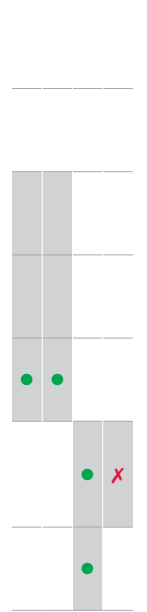

Bio Control



## Πίνακας συμβατότητας – Ρύγχη πιπέτας

		Πιπέτες Gilson®										Biohit-Sartorius® Πιπέτες													
		P2/U2 0.2-2 µl	P10/U10 0.1-10 µl	C8/C12 1-10 µl	P20/U20 2-20 µl	P100/U100 20-100 µl	P200/U200 20-200 µl	U8 20-300 µl	P1.000/U3.000 200-1.000 µl	P5.000/U5.000 1.000-5.000 µl	P10/U10 1-10 ml	0,5-10 µl	0,5-10 µl MC	2-20 µl	10-100 µl	20-200 µl	30-300 µl MC	100-1.000 µl	100-5.000 µl	0,1-2,5 µl	0,5-10 µl	5-50 µl	5-50 µl MC	20-200 µl	
<b>Ρύγχη πιπέτας με φίλτρο</b>																									
2.5 µl		70.3010.265 70.3010.285	70.3010.365 70.3010.385											● ●		● ●		● ●							
10 µl		70.3010.255 70.3010.275	70.3010.355 70.3010.375											● ●		● ●									
20 µl		70.3020.255 70.3020.275	70.3020.355 70.3020.375											● ●											
20 µl		70.3030.265 70.3030.285	70.3030.365 70.3030.385	● ●												X X X				● ●		X			
100 µl		70.3030.255 70.3030.275	70.3030.355 70.3030.375	X ● ●												X ●				● ●		100			
200 µl		70.3031.255 70.3031.275	70.3031.355 70.3031.375	X X ● ●												X ●				X X ●					
300 µl		70.3040.255 70.3040.275	70.3040.355 70.3040.375	X X ● ●												X ● ●				X X ●					
1.000 µl		70.3050.255 70.3050.275	70.3050.355 70.3050.375											●				●							
1.000 µl		70.3060.255 70.3060.275	70.3060.355 70.3060.375											●				●							
<b>Ρύγχη πιπέτας χωρίς φίλτρο</b>																									
10 µl		70.3010 70.3010.200 70.3010.210 70.3010.205	70.3010.305 70.3010.100 70.3010.110	● ●										● ●				● ●							
20 µl		70.3020 70.3020.200 70.3020.205 70.3020.305	70.3020.210 70.3020.100 70.3020.110	● ●										●											
200 µl		70.3030 70.3030.020 70.3030.200 70.3030.205	70.3030.305 70.3030.210 70.3030.100 70.3030.110	● ● ● ●		250										X ● X				● ●		X			
250 µl		70.3031 70.3031.020 70.3031.200 70.3030.205	70.3031.305 70.3031.210 70.3031.100 70.3031.110	X X ● ●		250										X ●				● ● ●					
300 µl		70.3040 70.3040.100 70.3040.110 70.3040.200	70.3040.205 70.3040.210 70.3040.305	X X ● ●												X ● ●				X X ●					
1.000 µl		70.3050 70.3050.020 70.3050.030 70.3050.100 70.3050.110	70.3050.200 70.3050.205 70.3050.210 70.3050.305											●				●							
1.250 µl		70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200	70.3060.205 70.3060.210 70.3060.305											●				●							

- = συμβατό
- 10 = περιορισμένος όγκος πιπεταρίσματος
- X = δεν συνιστάται
- = δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος
- MC = Πολυκάναλη πιπέτα

Οι κατασκευαστές πιπετών αναθεωρούν ή τροποποιούν τους κώνους πιπετών των πιπεταδόρων τους στο πλαίσιο τεχνικών τροποποιήσεων. Ως εκ τούτου, οι συστάσεις μας στον πίνακα συμβατότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως αναφορά. Για να μπορέσετε να ελέγξετε τη βέλτιστη προσαρμογή και συμπεριφορά εξώθησης των ρυγχών μας με την πιπέτα σας σε περίπτωση αμφιβολίας, σας παρέχουμε δωρεάν δείγματα ρυγχών.







Εάν έχετε ερωτήσεις:  
Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!

Επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο μας στη διεύθυνση:  
[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)

## **SARSTEDT Μ.Ε.Π.Ε.**

Χρ. Μπέκα & Αγ. Δημητρίου  
190 04 Σπάτα Αττικής

Τηλ. +30 210 6038274  
Fax: +30 210 6038276

[info.gr@sarstedt.com](mailto:info.gr@sarstedt.com)  
[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)



Δείτε τώρα το βίντεο  
προϊόντος μας:  
[www.refillrevolution.tips](http://www.refillrevolution.tips)