

Πιπετάρισμα με σύστημα

Sarpette® M



Τέλειος συντονισμός

Συμβατότητα και συμμόρφωση
Αντοχή και αξιοπιστία
Όλα από μία μόνο πηγή

Sarpette® M - Πιπετάρισμα με σύστημα


Για περισσότερα από 50 χρόνια η SARSTEDT παράγει ειδικά σχεδιασμένα ρύγχη πιπετών. Χάρη στην πολυετή εμπειρία, την τεχνική εμπειρογνομοσύνη και την πίστη στο σύνθημα: «Όλα από μία μόνο πηγή» κυκλοφορήσαμε στην αγορά το νέο Sarpette® M, μια καινοτόμο πιπέτα μικρολίτρου που ταιριάζει απόλυτα με τις σημερινές καθημερινές εργαστηριακές εφαρμογές.

Η αειφορία και η φιλική προς το περιβάλλον δράση αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στη σημερινή εποχή. Το Sarpette® M θα σας συνοδεύει χάρη στην ανθεκτικότητά του για πολλά χρόνια στην καθημερινή σας εργασία στο εργαστήριο.




Ευέλικτη και ρυθμιζόμενη
εξώθηση ρύγχους

Κωνικό άκρο με
ακρίβεια προσαρμογής

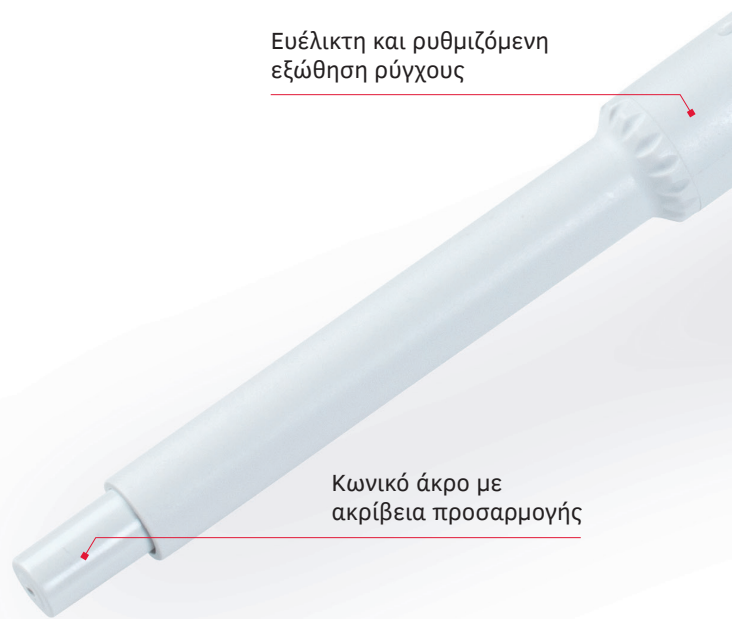

Sarpette® M

Για πιπετάρισμα με μέγιστη ακρίβεια

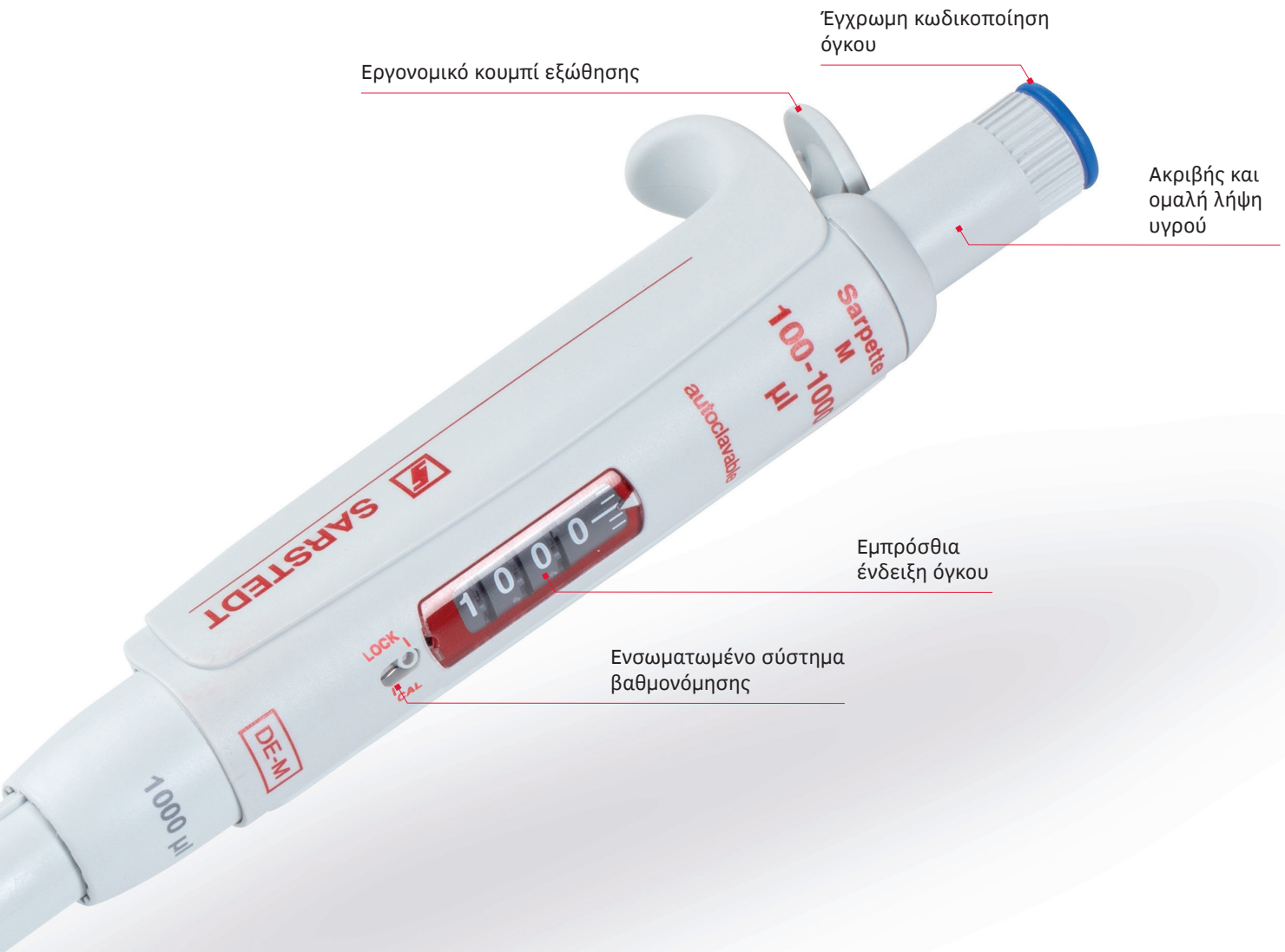

Εργονομικό κουμπί εξώθησης

Έγχρωμη κωδικοποίηση όγκου

Ακριβής και ομαλή λήψη υγρού

Εμπρόσθια ένδειξη όγκου

Ενσωματωμένο σύστημα βαθμονόμησης



Δοκιμάστε τη δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση!

sarpette.sarstedt.com

Εργονομία

Ομαλή λειτουργία κουμπιού πιπεταρίσματος
Φυσική και άνετη θέση εξώθησης
Ευέλικτη και ρυθμιζόμενη εξώθηση ρύγχους

Η άνεση είναι το παν – Ιδιαίτερα εργονομικός σχεδιασμός

Στην καθημερινή εφαρμογή, στην έρευνα, στο διαγνωστικό έλεγχο και σε κάθε εργαστήριο, οι πιπέτες ακριβείας της SARSTEDT ξεχωρίζουν χάρη στα εξαιρετικά χαρακτηριστικά τους. Επωφεληθείτε από την εξαιρετική άνεση, την ευκολία χρήσης και τη μακρά διάρκεια ζωής τους.





Μοναδική τοποθέτηση του συστήματος εξώθησης

Η τοποθέτηση ακριβώς πάνω από τη βάση του χεριού επιτρέπει έναν ιδιαίτερα φυσιολογικό τρόπο λειτουργίας. Το Sarrette® M εγγυάται ένα ιδιαίτερα εργονομικό πιπετάρισμα χάρη στο μεγάλο κουμπί εξώθησης και το λειτουργικό έμβολο πιπεταρίσματος. Με αυτόν τον τρόπο και σε συνδυασμό με το μειωμένο βάρος αποτρέπεται το σύνδρομο RSI (repetitive strain injury).

Ιδανικό πιπετάρισμα

Χάρη στην ευέλικτα ρυθμιζόμενη εξώθηση του ρύγχους, μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα εξώθησης στο άκρο της πιπέτας σας πολύ εύκολα και μεμονωμένα καθ' ύψος με μία μόνο περιστροφή και ελάχιστη προσπάθεια. Έτσι, το Sarrette® M είναι συμβατό με μια ποικιλία από μακρύτερα και κοντύτερα ρύγχη πιπετών άλλων κατασκευαστών.



Αξιοπιστία

Ταχεία και ακριβής ρύθμιση όγκου
Ακριβές πιπετάρισμα
Εύκολη και ασφαλής βαθμονόμηση

Ταχύτητα και ασφάλεια – Ομαλή ρύθμιση του όγκου

Για τον επιθυμητό όγκο, απλώς περιστρέψτε το εύκολα κινούμενο κουμπί ρύθμισης ακριβείας. Τα στοπ με κλικ και το ελεύθερα περιστρεφόμενο στήριγμα αντίχειρα αποτρέπουν την ανεπιθύμητη ρύθμιση.





Ακρίβεια

Τα ακριβή αποτελέσματα πιπεταρίσματος είναι αυτονόητα με το Sarpette® M. Τα ρύγχη πιπετών SARSTEDT και το Sarpette® M είναι το απόλυτα ταιριαστό δίδυμο για όλες τις εφαρμογές.



Αστραπιαία βαθμονόμηση

Οι περίπλοκες βαθμονομήσεις ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Με το απλό σύστημα βαθμονόμησης της SARSTEDT Sarpette® M, μπορείτε τώρα να βαθμονομήσετε μόνοι σας το Sarpette® M σας, γρήγορα και με ασφάλεια. Το ακριβές σύστημα συμμορφώνεται με όλα τα διεθνή πρότυπα.




Αντοχή

Ανθεκτική κατασκευή μακράς διάρκειας
Με δυνατότητα αποστείρωσης σε αυτόκαυστο και
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
Πρακτικός και γρήγορος καθαρισμός

Δίχως συμβιβασμούς στην επιλογή υλικού

Ταχεία και εύκολη αποσυναρμολόγηση

Αποσυναρμολογήστε το Sarpette® M σε δευτερόλεπτα. Αυτό σας επιτρέπει να καθαρίζετε και να απολυμαίνετε την πιπέτα ανά πάσα στιγμή. Ο βολικός και γρήγορος καθαρισμός κάνει το ασφαλές και απαλλαγμένο από μολύνσεις πιπετάρισμα ακόμα πιο εύκολο.

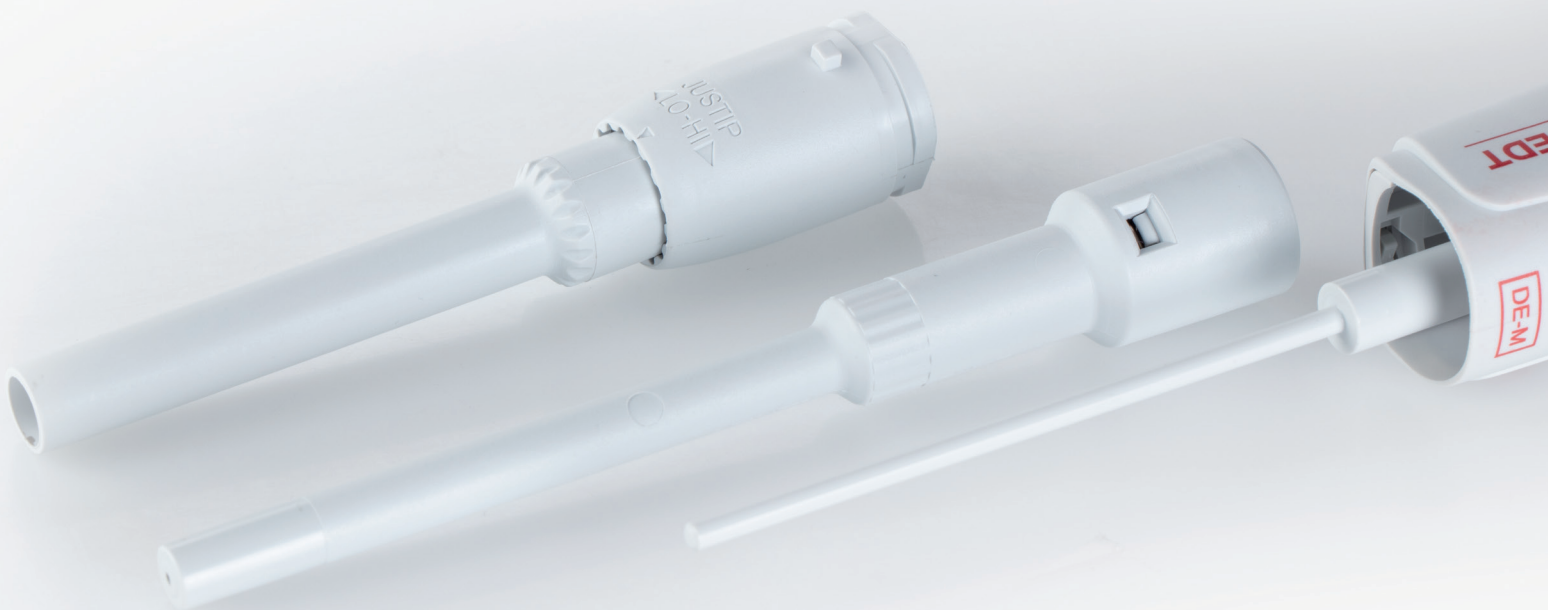



Πλήρως αποστειρώσιμο σε αυτόκαυστο

Το Sarpette® M μπορεί να αποστειρωθεί σε αυτόκαυστο στους 121 °C χωρίς προβλήματα. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις χημικές ουσίες και στην έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία.



Ανθεκτική κατασκευή μακράς διάρκειας

Χάρη στα συντονισμένα υλικά και την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής του Sarpette® M, μπορούμε να παρέχουμε μια περίοδο εγγύησης 3 ετών.



Πληροφορίες παραγγελίας

Χαρακτηριστικά απόδοσης Sarpette® M

Αριθμός προϊόντος	Όγκος		Ανακρίβεια (Ε%)			Μη πιστότητα (CV%)		
	Εύρος όγκου	Διαίρεση	Ελάχ. όγκ.	Ενδ. όγκ.	Μέγ. όγκ.	Ελάχ. όγκ.	Ενδ. όγκ.	Μέγ. όγκ.
90.3100.002	0,1 – 2 μl	0,002 μl	<+/- 6,0 % ¹	<+/- 4,0 %	<+/- 2,0 %	< 5,0 % ¹	< 3,3 %	< 1,5 %
90.3100.010	0,5 – 10 μl	0,01 μl	<+/- 2,5 % ²	<+/- 1,8 %	<+/- 1,0 %	< 1,8 % ²	< 1,2 %	< 0,5 %
90.3100.020	2 – 20 μl	0,02 μl	<+/- 2,5 %	<+/- 1,8 %	<+/- 1,0 %	< 1,7 %	< 1,0 %	< 0,5 %
90.3100.100	10 – 100 μl	0,1 μl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,2 %	<+/- 0,8 %	< 1,0 %	< 0,6 %	< 0,2 %
90.3100.200	20 – 200 μl	0,2 μl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,1 %	<+/- 0,6 %	< 0,6 %	< 0,4 %	< 0,2 %
90.3100.000	100 – 1.000 μl	1 μl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,0 %	<+/- 0,5 %	< 0,5 %	< 0,4 %	< 0,2 %
90.3100.555	0,5 – 5 ml	0,01 μl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,1 %	<+/- 0,6 %	< 0,6 %	< 0,5 %	< 0,3 %
90.3100.111	1 – 10 ml	0,01 μl	<+/- 1,5 %	<+/- 0,7 %	<+/- 0,5 %	< 0,5 %	< 0,3 %	< 0,2 %

Τα χαρακτηριστικά απόδοσης προσδιορίστηκαν με αποσταγμένο νερό σε σταθερή θερμοκρασία ($\pm 0,5$ °C) μεταξύ 20 και 25 °C σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8655.

1) μέτρηση σε 0,5 μl 2) μέτρηση σε 1 μl

Χαρακτηριστικά απόδοσης Sarpette® M8 / M12

Αριθμός προϊόντος	Όγκος			Ανακρίβεια (Ε%)			Μη πιστότητα (CV%)		
	Εύρος όγκου	Διαίρεση	Αριθμός καναλιών	Ελάχ. όγκ.	Ενδ. όγκ.	Μέγ. όγκ.	Ελάχ. όγκ.	Ενδ. όγκ.	Μέγ. όγκ.
90.3108.010	0,5 – 10 μl	0,01 μl	8	<+/- 3,5 % ¹	<+/- 2,5 %	<+/- 1,5 %	< 3,0 % ¹	< 2,0 %	< 1,0 %
90.3108.200	20 – 200 μl	0,2 μl	8	<+/- 0,9 % ¹	<+/- 0,8 %	<+/- 0,7 %	< 0,6 % ¹	< 0,5 %	< 0,3 %
90.3108.300	30 – 300 μl	0,4 μl	8	<+/- 1,0 % ¹	<+/- 0,9 %	<+/- 0,8 %	< 0,6 % ¹	< 0,5 %	< 0,3 %
90.3112.010	0,5 – 10 μl	0,01 μl	12	<+/- 3,5 % ¹	<+/- 2,5 %	<+/- 1,5 %	< 3,0 % ¹	< 2,0 %	< 1,0 %
90.3112.200	20 – 200 μl	0,2 μl	12	<+/- 0,9 % ¹	<+/- 0,8 %	<+/- 0,7 %	< 0,6 % ¹	< 0,5 %	< 0,3 %
90.3112.300	30 – 300 μl	0,4 μl	12	<+/- 1,0 % ¹	<+/- 0,9 %	<+/- 0,8 %	< 0,6 % ¹	< 0,5 %	< 0,3 %

Τα χαρακτηριστικά απόδοσης προσδιορίστηκαν με αποσταγμένο νερό σε σταθερή θερμοκρασία ($\pm 0,5$ °C) μεταξύ 20 και 25 °C σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8655.

1) μέτρηση σε ονομαστικό όγκο 10 %



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή των ρυγχών των πιπετών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.refillrevolution.tips

Πληροφορίες παραγγελίας Sarpette® M

Περιγραφή	Εύρος όγκου [μl]	Αρ. παραγγελίας	Συσκευασία	Κατάλληλο ρύγχος πιπέτας SARSTEDT
Sarpette® M Μονό κανάλι	0,1 – 2 μl	90.3100.002	1 τμχ./κουτί	70.3010.xxx 70.3020.xxx 70.3021.xxx
	0,5 – 10 μl	90.3100.010	1 τμχ./κουτί	70.3010.xxx 70.3020.xxx 70.3021.xxx
	2 – 20 μl	90.3100.020	1 τμχ./κουτί	70.3030.xxx 70.3031.xxx
	10 – 100 μl	90.3100.100	1 τμχ./κουτί	70.3030.xxx 70.3031.xxx
	20 – 200 μl	90.3100.200	1 τμχ./κουτί	70.3030.xxx 70.3031.xxx
	100 – 1.000 μl	90.3100.000	1 τμχ./κουτί	70.3050.xxx 70.3060.xxx
	0,5 – 5 ml	90.3100.555	1 τμχ./κουτί	70.1183.102 70.1183.002
1 – 10 ml	90.3100.111	1 τμχ./κουτί	70.1187.102 70.1187.002	
Sarpette® M 8 κανάλια	0,5 – 10 μl	90.3108.010	1 τμχ./κουτί	70.3010.xxx 70.3020.xxx 70.3021.xxx
	20 – 200 μl	90.3108.200	1 τμχ./κουτί	70.3030.xxx 70.3031.xxx
	30 – 300 μl	90.3108.300	1 τμχ./κουτί	70.3030.xxx 70.3031.xxx 70.3040.xxx
Sarpette® M 12 κανάλια	0,5 – 10 μl	90.3112.010	1 τμχ./κουτί	70.3010.xxx 70.3020.xxx 70.3021.xxx
	20 – 200 μl	90.3112.200	1 τμχ./κουτί	70.3030.xxx 70.3031.xxx
	30 – 300 μl	90.3112.300	1 τμχ./κουτί	70.3030.xxx 70.3031.xxx 70.3040.xxx

Πληροφορίες παραγγελίας στατό πιπετών για Sarpette® M

Περιγραφή	Αρ. παραγγελίας	Συσκευασία
Στατό πιπετών, περιστρεφόμενο, για 6 πιπέτες SARSTEDT Sarpette® M με ένα κανάλι έως 1.000 μl	95.1760.200	1 τμχ. / εσωτερική συσκευασία 4 τμχ. / κουτί
Στατό πιπετών, για 3 πιπέτες SARSTEDT Sarpette® M με ένα και περισσότερα κανάλια	95.1760.201	1 τμχ. / εσωτερική συσκευασία 4 τμχ. / κουτί

Εάν έχετε ερωτήσεις:
Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!

Επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο μας στη διεύθυνση:
www.sarstedt.com

SARSTEDT Μ.Ε.Π.Ε.

Χρ. Μπέκα & Αγ. Δημητρίου
190 04 Σπάτα Αττικής

Τηλ. +30 210 6038274
Fax +30 210 6038276

info.gr@sarstedt.com
www.sarstedt.com